fisherbrand

General Purpose and Chromatography Refrigerators

Isotemp Series

Installation and Operation

329137H02 • Revision E • 08/13/2020





IMPORTANT Read this instruction manual. Failure to follow the instructions in this manual can result in damage to the unit, injury to operating personnel, and poor equipment performance.

CAUTION All internal adjustments and maintenance must be performed by qualified service personnel.

Material in this manual is for informational purposes only. The contents and the product it describes are subject to change without notice. Fisher Scientific makes no representations or warranties with respect to this manual. In no event shall Fisher Scientific be held liable for any damages, direct or incidental, arising from or related to the use of this manual.

© 2020 Fisher Scientific Inc. All rights reserved

For your future reference and when contacting the factory, please have the following information readily available. It can be found on the dataplate attached to your unit.

Model Number:

Serial Number:

The following information, if available, is helpful for contacting the factory.

Date Purchased:

Purchase order number:

Source of Purchase:

(manufacturer or specific agent/rep organization)

Contents

Model	1
Safety Precautions	2
Unpacking	4
Packing List	4
General Recommendations	5
Temperature Monitoring	5
Intended Use	5
Initial Loading	5
Operating Standards	6
Unit Specifications	6
Installation	8
Location	8
Leveling the Unit	8
Pallet Removal and Caster	
Installation Instructions	8
Chromatography Refrigerators	10
Wiring	11
Shelves	13
Door Operation	13
Remote Alarm	14
Final Checks	14

Startup
Operation
Temperature set point
Controller Parameter Settings 18
Maintenance21
Cleaning the Cabinet Interior
(Chromatography Refrigerators)21
Cleaning the Condenser21
Automatic Defrost21
Gasket Maintenance21
Alarm Battery Maintenance
Preparation for Storage
(Chromatography Refrigerators)
(Chromatography Refrigerators)22
Troubleshooting
End of Life Care24
Warranty25

Regulatory Compliance	26
Product Safety	26
Electromagnetic Compatibility	26
Energy Efficiency	27
Additional Regulations and Markings	27
IF YOU NEED ASSISTANCE	30

Model

The following table shows the model numbers of the units covered in this operation and installation manual.

Table 1. Applicable Models.

Refrigerators	
FBG12RPGA	FBG45RSLA
FBG25RPGA	FBG45CSLA
FBG25RPSA	FBG49RPGA
FBG25RSGA	FBG49CPGA
FBG25RSSA	FBG49RPSA
FBG30RPGA	FBG49RSGA
FBG30CPGA	FBG49CSGA
FBG30RPSA	FBG49RSSA
FBG30RSGA	FBG72RPGA
FBG30CSGA	FBG72CPGA
FBG30RSSA	FBG72RSGA
FBG45RPLA	FBG72CSGA
FBG45CPLA	

The annotation of model numbers is given in the following table:

Table 2. Model Specification

Series	TSG (Thermo Scientific)
Size (cu.ft)	12, 25, 30, 45, 49, 72
Type	R = Refrigerator
	C = Chromatography
Exterior	P = Painted
LXtGIIOI	S = Stainless
	S = Solid
Door Type	G = Glass
	L = Sliding glass
Voltage	A = 115 V / 60 Hz

Safety Precautions

In this manual, the following symbols and conventions are used



WARNING: This symbol when used alone indicates important operating instructions to reduce the risk of injury or poor performance of the unit.



WARNING: This symbol indicates potentially hazardous situations which, if not avoided, could result in serious injury or death.



WARNING: This symbol indicates situations where dangerous voltages exist and has a potential for electrical shock.



WARNING: This symbol indicates potentially hazardous situations, which if not avoided could result in fire.



CAUTION: This symbol, in the context of a CAUTION, indicates a potentially hazardous situation which if not avoided could result in minor to moderate injury or damage to the equipment. This indicates a situation which may result in property damage.



CAUTION: This symbol indicates surfaces which may become hot during use and may cause burns if touched with unprotected body parts.



WARNING: Before installing, using or maintaining this product, be sure to read the manual and product warning labels carefully. Failure to follow these instructions may cause the product to malfunction, which could result in injury or damage.



CAUTION: This symbol indicates possible pinch points which may cause personal injury.



WARNING: The snowflake symbol indicates low temperatures and risk of frost bite. Do not touch bare metal or samples with unprotected body parts.

Below are important safety precautions that apply to this product.



CAUTION: Use this product only as described in the product literature and in this manual. Before using it, verify that the product is suitable for its intended use. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.



CAUTION: Do not modify system components, especially the controller. Use OEM exact replacement equipment or parts. Before use, confirm that the product has not been altered in any way.



WARNING: Your unit must be properly grounded in conformity with national and local electrical codes. Do not connect the unit to overloaded power sources.



WARNING: Disconnect the unit from all power sources before cleaning, troubleshooting, or performing other maintenance on the product or its controls.



WARNING: This unit is not for storage of flammable materials.



WARNING: Units are charged with hydrocarbon refrigerant (R290). Only qualified service personnel should service this unit.



WARNING: Unauthorized repair of your unit will invalidate your warranty. Contact Technical Service at 1-866-984-3766 for additional information.



DANGER: Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used to be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.



WARNING: No equipment that uses an open flame should be placed inside the refrigerator. This will harm the unit, hamper functionality and compromise your safety.



CAUTION: Do not use any battery powered or externally-powered equipment in the refrigerator.

Below are additional safety precautions that apply to chromatography refrigerator models:



CAUTION: Equipment should only be powered using the internal outlet. In case of a leak the safety circuit will remove power to the outlet in the unit, but shall have no control over equipment power via battery or externally. Do not use instrumentation or equipment that incorporates potential ignition sources, e.g. open contact switching, brushed DC and AC motors, etc.



CAUTION: The chromatography safety circuit has slots/holes at the bottom of the plug panel for enabling air to the safety sensor. Do not block the Safety Circuit ventilation holes as this will diminish and defeat the Safety Circuit.



WARNING: Do not store or use uncapped reagents, vessels and bottles inside the chromatography equipment. This may diminish functionality of the safety circuit.

Unpacking

At delivery, examine the exterior for physical damage while the carrier's representative is present. If exterior damage is present, carefully unpack and inspect the unit and all accessories for damage.

If there is no exterior damage, unpack and inspect the equipment within five days of delivery. If you find any damage, keep the packing materials and immediately report the damage to the carrier.

Do not return goods to the manufacturer without written authorization.

When submitting a claim for shipping damage, request that the carrier inspect the shipping container and equipment.

Packing List

Along with the unit, following things will be packed:

- Installation and Operation manual is placed in the white envelope
- Door Lock Key and Power Key Switch is wire tied to the pilaster on the upper top front.
- Small bag with shelving clips
- Shelves
- Half shelves (with chromatography refrigerators)
- Power cord (with chromatography refrigerators and 25, 30 cf refrigerators)
- Casters (Applicable for 12, 25, 30, 45, 49 and 72 cf models only)
- Wrench (Applicable for 12, 25 and 30 cf models only)

General Recommendations

This section includes some general recommendations for your unit.

Temperature Monitoring



IMPORTANT NOTE: We recommend the use of a redundant and independent temperature monitoring system so that the unit can be monitored continuously for performance commensurate with the value of product stored.

Intended Use

The refrigerators described in this manual are lab-grade, general purpose units intended to store non-critical samples at operating temperatures between 2°C to10°C.

These units are not registered as medical devices or by a medical device regulatory body (e.g. FDA): that is, they have not been evaluated for the storage of samples for diagnostic use or for samples to be re-introduced to the body.

This unit is not intended for use in classified hazardous locations, nor to be used for the storage of flammable or corrosive inventory.

This refrigerators are not suitable for outdoor location.



CAUTION: Storage of unsealed corrosive substances may cause the interior of the unit to corrode.

Initial Loading

Allow the unit to operate at the desired temperature for a minimum of 12 hours before loading.

Load the unit one shelf at a time, starting from bottom to top shelf. After loading each shelf, allow the unit to recover to the desired set point before loading the next shelf. Repeat this process until the unit is fully loaded. Refer to the section **Shelves** for shelf load ratings.



CAUTION: Failure to follow these procedures or overloading the unit may cause undue stress on the compressors or jeopardize user product safety.

Operating Standards

The units described in this manual are classified for use as stationary equipment in a Pollution Degree 2 and Over voltage Category II environment.

These units are designed to operate under the following environmental conditions:

- Indoor use
- Altitude up to 2000 m (6512 feet)
- Maximum relative humidity 60% for temperatures from 15°C to 32°C (59°F to 90°F)
- Main supply voltage fluctuations not to drop or exceed by 10% of the nominal voltage
- Do not connect the unit to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected outlet as it may be subject to nuisance tripping
- Do not run this unit off the extension cords

Unit Specifications

The data label is located on the left side on top towards front of the unit.

The specifications of refrigerator like voltage, required wall breaker amperage and power plug are same for all the units.

Voltage = 115 V/60 Hz

Amps - Refer to data label for unit rating. The power supply cord plug indicates the WLL circuit breaker rating at 15A.

Chromatography Power Plug = NEMA 5-15P

General Purpose Refrigerator Power Plug = NEMA 5-15P

This plug must be plugged into/supplied with it's own individual branch circuit.



CAUTION: Chromatography units are supplied with two separate power cords. Be careful to unplug both during movement, testing or repair of the product.

Other specifications are listed in the table below.

Table 3. Unit Specifications

Unit	Size (Cu.ft.)	Exterior	Door Type	No.of Shelves	Exterior Dimensions (H x W x D)
FBG12RPGA	12	Painted	Glass	4	1925.9 x 628.6 x 635.0 mm (75.82 x 24.75 x 25.00 in)
FBG25RPGA	25	Painted	Glass	4	2057.1 x 704.8 x 812.8 mm (81.00 x 27.75 x 32.00 in)
FBG25RPSA	25	Painted	Solid	4	2057.1 x 704.8 x 812.8 mm (81.00 x 27.75 x 32.00 in)
FBG25RSGA	25	Stainless Steel	Glass	4	2057.1 x 704.8 x 812.8 mm (81.00 x 27.75 x 32.00 in)
FBG25RSSA	25	Stainless Steel	Solid	4	2057.1 x 704.8 x 812.8 mm (81.00 x 27.75 x 32.00 in)
FBG30RPGA	30	Painted	Glass	4	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)
FBG30CPGA	30	Painted	Glass	4 + 3 Half Shelves	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)
FBG30RPSA	30	Painted	Solid	4	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)

Table 3. Unit Specifications

Unit	Size (Cu.ft.)	Exterior	Door Type	No.of Shelves	Exterior Dimensions (H x W x D)
FBG30RSGA	30	Stainless Steel	Glass	4	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)
FBG30CSGA	30	Stainless Steel	Glass	4 + 3 Half Shelves	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)
FBG30RSSA	30	Stainless Steel	Solid	4	2057.1 x 781.0 x 812.8 mm (81.00 x 30.75 x 32.00 in)
FBG45RPLA	45	Painted	Sliding Glass	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG45CPLA	45	Painted	Sliding Glass	8 + 2 Half Shelves	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG45RSLA	45	Stainless Steel	Sliding Glass	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG45CSLA	45	Stainless Steel	Sliding Glass	8 + 2 Half Shelves	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49RPGA	49	Painted	Glass	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49CPGA	49	Painted	Glass	8 + 2 Half Shelves	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49RPSA	49	Painted	Solid	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49RSGA	49	Stainless Steel	Glass	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49CSGA	49	Stainless Steel	Glass	8 + 2 Half Shelves	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG49RSSA	49	Stainless Steel	Solid	8	2057.1 x 1338.6 x 812.8 mm (81.0 x 52.7 x 32.0 in)
FBG72RPGA	72	Painted	Glass	12	2057.1 x 1924.0 x 812.8 mm (81.00 x 75.75 x 32.00 in)
FBG72CPGA	72	Painted	Glass	12+ 2 Half Shelves	2057.1 x 1924.0 x 812.8 mm (81.00 x 75.75 x 32.00 in)
FBG72RSGA	72	Stainless Steel	Glass	12	2057.1 x 1924.0 x 812.8 mm (81.00 x 75.75 x 32.00 in)
FBG72CSGA	72	Stainless Steel	Glass	12+ 2 Half Shelves	2057.1 x 1924.0 x 812.8 mm (81.00 x 75.75 x 32.00 in)

Installation



WARNING: Do not exceed the electrical rating printed on the data plate located on the upper left side of the unit.

Location

Install the unit on a level area free from vibration. Refer to data label on unit for more details about the installation clearance. Do not position the equipment in direct sunlight or near heating diffusers, radiators or other sources of heat.

Note: Do not move the unit in fully loaded condition.

Leveling the Unit

The refrigerator must be level in order to provide adequate condensation drainage as well as proper door alignment and operation. The refrigerator should be in its final operating location and set so that it is firmly positioned on the floor. Level the cabinet front to rear and side-to-side using the corner leveling screws. The front leveling screws are accessed by removing the base grill, as described below:

- 1. Remove the lower grill attachment screws
- 2. Grasp the grill with both hands
- 3. Lift the grill approximately 1/2"
- 4. Pull grill away from the refrigerator

Pallet Removal and Caster Installation Instructions

Note: Casters available for all refrigerators (12, 25, 30, 45, 49 and 72 cu.ft.) and 25, 34, 49 cu.ft. freezers; leveling feet only on 20 cu.ft. combo units.



CAUTION: Avoid damage to the refrigerant tubing which may cause a refrigerant leak while handling, moving, and operating this unit.

Note: It is recommended to install 2 casters with lock on the front and 2 casters without lock on the back of the unit.

Without Forklift

Required Tools for Single Door Unit

(12, 25 & 30 cu.ft. models): Phillips head screwdriver, 7/16", 5/16"-18" wrenches, wrench supplied with unit and follow local PPE and staffing procedures to remove the unit safely.

Required Tools for Double and Triple Door Unit (45, 49 & 72 cu.ft. models): Phillips head screwdriver, 7/16", 5/16"-18" wrenches and follow local PPE and staffing procedures to remove the unit safely.

All the units are shipped with factory installed feet with rolling casters supplied inside of the unit. The following instructions demonstrate how to remove the cabinet from its shipping base (pallet) and install the casters without use of a forklift.






CAUTION: The unit should be unpacked near the desired location to avoid the risk of damage while shifting.

- Remove the packaging and kick plates from unit.
 Remove additional packaging to access the interior of the cabinet. Be sure to keep one cardboard corner for subsequent step.
- 2. Using a screwdriver, remove the screws holding on the front grill. Lift grill upwards and pull away from unit to remove. Set aside.

Note: Re-install the front grill after placing the refrigerator in the desired location and tighten the screws with a screwdriver.


3. Remove bolts (4) holding the unit to the pallet using the 7/16" wrench.

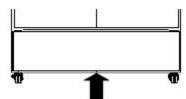

Note: From this step onward, a minimum of 2 people are required. Use additional people if necessary.

Note: It is recommended to use a forklift for double and triple door units, refer to installation with Forklift instructions.

4. With one person on each side, gently slide the unit towards the side edge of the pallet. Slide the unit so that there are approximately 3 inches of overhang to allow the removal of the factory installed feet and installation of the casters.

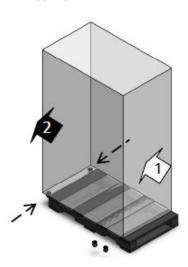



CAUTION: Two people are always required to move the unit. Never move or adjust unit when some one is working on the unit (i.e. adjusting casters).




DANGER: Do not tip unit more than 10 degrees during caster installation. Overturning may result in serious injury or death.

5. **Person 1:** Remain standing on the side of the pallet and providing additional unit support. Person 2: Remove all 4 factory installed feet (using the 3/8" wrench to loosen if necessary), remove the 8 Hex Head Bolts, 8 Nuts, 8 Washers. For double and triple door units keep the bolts, nuts and washers aside. Install 2 casters on the overhang edge. Tighten using the caster wrench supplied with the single door unit and use 5/16"-18" wrench to tighten casters for double and triple door units.

Note: For Double and Triple Door Unit (45, 49 & 72 cu.ft. models)


- a. Install the casters with 8 sets of 5/16-18x1" hex head bolts, 5/16" nuts and 7/8" O.D. washer. supplied with the package.
- b. Re-use the 8 sets of 5/16-18x1" hex head bolts, 5/16" nuts and 7/8" O.D. washer to install the 2 casters without lock in the rear of the cabinet.
- 6. While supporting the unit, carefully slide the unit until the casters reach the ground. Gently slide the back edge off of the pallet approximately 3 inches to allow for installation of the back caster.

Person 2: Continue supporting the unit at the floor end. **Person 1**: Install 1 caster on the back of the unit. Tighten using the caster wrench supplied with the single door unit and use 5/16"-18" wrench to tighten casters for double and triple door units.

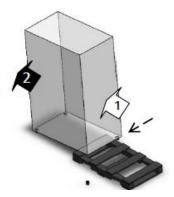


7. Gently rotate unit to install the last caster.

Person 2: Continue supporting the unit at the floor end. **Person 1:** Install 1 caster on the back of the unit. Tighten using the caster wrench supplied with the single door unit and use 5/16"-18" wrench to tighten casters for double and triple door units.

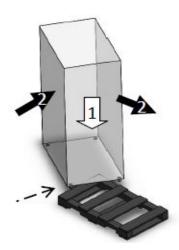

Take a cardboard packaging corner, fold in half, and place under the pallet/unit with the fold away from the pallet. Gently position unit parallel with the pallet using the edge of the unit to support the pallet. Once in position, gently roll the unit off of the pallet.

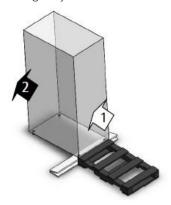

With Forklift

Required Tools for Single Door Unit (12, 25 & 30 cu.ft. Models): Phillips head screwdriver, 7/16", 5/16"-18" wrenches, wrench supplied and a minimum of 2 people.


Required Tools for Double and Triple Door Unit (45, 49 & 72 cu.ft. Models): Phillips head screwdriver, 7/16", 5/16"-18" wrenches and a minimum of 2 people.

All the units are shipped with factory installed feet with rolling casters supplied inside of the unit. The following instructions demonstrate how to remove the cabinet from its shipping base (pallet) and install the casters without use of a forklift.

1. Remove the screws, bolts and pallet by following the instructions given in section **Without Forklift** section from step 1 to step 3.

Note: Always use caution when lifting unit with forklift to ensure not to damage or drop unit.

2. Carefully position forks to lift unit from rear. Ensure unit is fully positioned on fork truck prior to raising the forks.

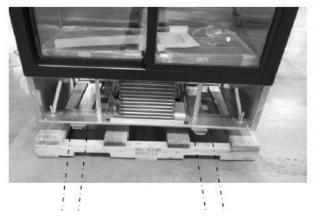

3. Raise the unit approximately six inches to allow access to the feet and casters and pull out the pallet.

Person 1: Stand at the front of the unit and provide additional support to the unit.

Person 2: If feet are desired, lower all 4 factory installed

feet (using the 3/8" wrench to loosen if necessary). If rolling casters are desired, remove the feet and install the 4 casters and tighten using wrench. Refer to **Without Forklift** section (step 5, 6 and 7) for tightening the casters.

Chromatography Refrigerators

The chromatography refrigerator is equipped with a safety circuit. When the safety circuit is tripped, the safety sensor senses a flammable gas and the power to the internal outlet will be discontinued. The user will need to manually reset the safety circuit assembly using the reset switch at the right side of header panel before the power is restored. To do this, toggle the switch located on the top right side of the header panel beside the remote alarm contacts. There will be a power delay to the outlet for approximately 4 minutes where the red LED will be illuminated.

When there is power at the outlet, the red LED will turn off and the green LED illuminates.

If the circuit trips from RED to GREEN repeatedly or never turns GREEN, contact Customer Service.


Flammable materials should not be stored in the refrigerator.

Lights

The GFCI outlet assembly is located inside the unit on the rear wall at the center.

The outlet assembly has two LEDs:

- RED (on the top) When the red LED is ON, it indicates there is no power to the AC outlet inside the unit.
- GREEN (on the bottom) When the green LED is ON, it indicates there is power to the AC outlet inside the unit.

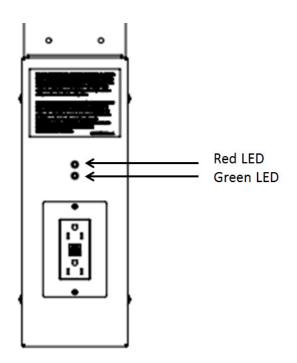



CAUTION: Always connect the unit to a dedicated (separate) circuit. Each unit is equipped with a service cord and plug designed to connect it to a power outlet which delivers the correct voltage. Supply voltage must be within ±10% of the unit rated voltage. If cord becomes damaged, replace with a properly rated power supply cord. Power Cord Specifications: 3-G 12 AWG, NEMA 5-15 P, 15A / 125V.



CAUTION: Never cut the grounding prong from the service cord plug. If the prong is removed, the warranty is invalidated.



CAUTION: Disconnect the power cord in case of emergency.

Switches

The Chromatography refrigerator has a reset switch on the right side of the header panel above the remote alarm contacts.

Chromatography Manual Reset: This is used to manually reset the safety circuit in the AC receptacle assembly after the LED turns RED from GREEN due to a safety trip event which disengages power to outlet inside the refrigerator. It is present at the top front corner on the right side next to the remote alarm contacts.

Wiring

The wiring diagram for the units is shown in **Figure 1**.



CAUTION: Connect the equipment to the correct power source. Incorrect voltage can result in severe damage to the equipment.



CAUTION: For personal safety and trouble-free operation, this unit must be properly grounded while in use. Failure to ground the equipment may cause personal injury or damage to the equipment. Always conform to the National Electrical Code and local codes. Do not connect the unit to overloaded power lines.

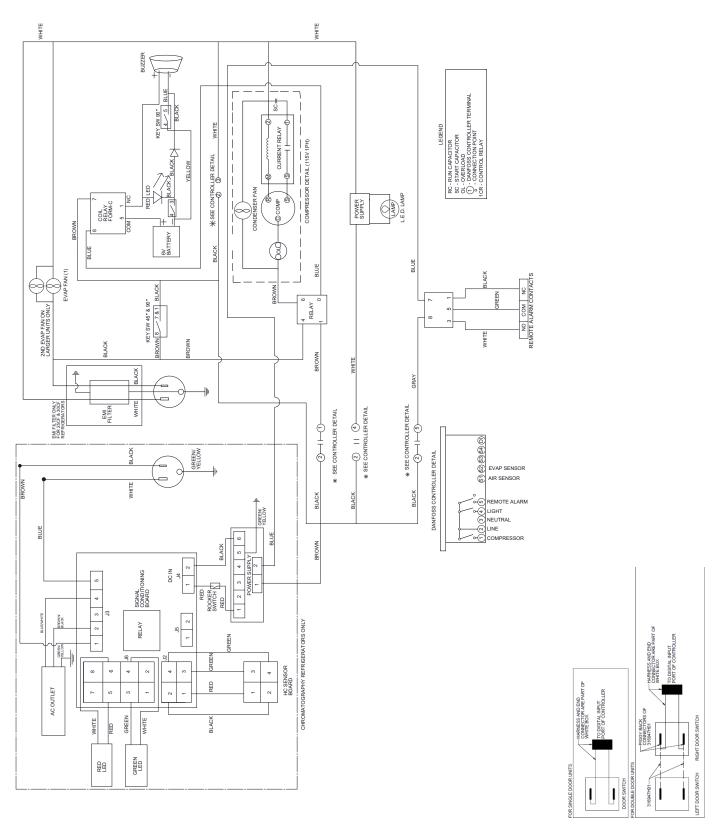


Figure 1. Wiring Diagram

Installation

Shelves

All the units come standard with wire shelves. Each unit has different number of shelves. Refer to Table 3 for more information.

Maximum shelf capacity is 45 kg (100 lbs) for full shelves and 22.5 kg (50 lbs) for half shelves.

For safe shipping, the shelves are packaged and secured inside the cabinet. Insert the shelf support hangers (included with the manual inside the unit) into the built-in shelf supports (located on the inside walls of the cabinet interior) at the desired locations.

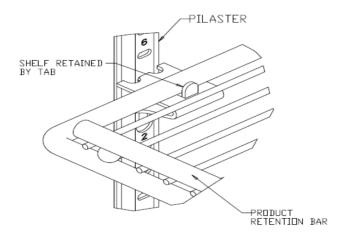


Figure 2. Shelf Arrangement

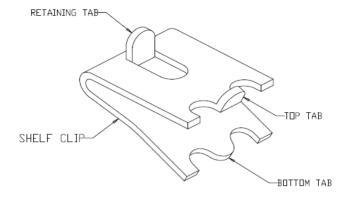


Figure 3. Shelf Clip

Installation Instructions



WARNING: Do not move this unit while it is loaded.

1. Determine appropriate location for shelves clips, the reference number on the pilaster can serve as a guide to ensure all clips are properly located.

- 2. Insert top of the clip into the desired hole of the pilaster. Ensure that the retaining tab should be facing upwards.
- 3. Rotate the clip downwards and insert the bottom tab into the appropriate hole, the clip may be squeezed slightly during installation.
- 4. Install shelves onto clips with the product retention bar facing upwards, be careful not to dislodge clips during shelf installation.
- 5. Prior to loading the shelf, ensure that the shelf is resting on each of 4 clips and the clips are installed.



CAUTION: Improper shelf clip installation may cause shelf and/or product damage to the unit.



CAUTION: Do not overload the shelves, the unit is designed to utilize all shelves that are supplied in an equally spaced manner.

Door Operation

The swinging door units are designed to stay open if opened 90 degrees or more. The spring tension cannot be adjusted.

The Sliding doors can be opened completely towards left or right. If the self-closing door does not work properly, make sure the unit is leveled properly.

Door Seal



CAUTION: Door seal integrity is critical for unit performance. A loose fitting gasket allows moist air to be drawn into the cabinet, resulting in quicker frost buildup on the cabinet walls, longer running time, poor temperature maintenance and increased operation cost.

Remote Alarm

All units have factory-installed remote alarm contacts that can be used for remote alarm systems. The maximum distance between a unit and a remote alarm depends on the wire gauge used. Refer to Table 4 below:

The Remote alarm contacts are located on the right side of the header panel. The three terminals are: COMMON, OPEN ON FAIL (Normally Closed) and CLOSE ON FAIL (Normally Open).

Table 4. Wire Gauge and Distance to Remote Alarm

	Total Wire Length (feet)	Distance to Alarm 1/2 Wire Length (feet)
20	530	265
18	840	420
16	1330	665
14	2120	1060
12	3370	1685

To install the remote alarm, make the following connections:

- 1. Connect the COMMON terminal on the cabinet switch to the COMMON wire on the alarm.
- 2. To get an alarm when the switch contacts open, connect the OPEN ON FAIL terminal on the cabinet to the OPEN ON FAIL wire on the alarm.
- 3. To get an alarm when the switch contacts close, connect the CLOSE ON FAIL terminal on the cabinet to the CLOSE ON FAIL wire on the alarm. The COMMON and CLOSE ON FAIL wires must be tied together in this application.
- 4. Plug the alarm system service cord into an electrical
- 5. The contacts will trip in the event of high temperature alarm or low temperature alarm.

Final Checks

Before start up, be sure to complete the following steps:

- 1. Make sure that the unit is free of all wood or cardboard shipping materials, both inside and outside.
- 2. Ensure that the shelves are positioned in the desired location.
- 3. Verify that the unit is connected to a dedicated circuit.

Startup

Initial Startup

To start up the unit, complete the following steps:

- 1. Connect the AC main power cord. The evaporator fans start when the power cord is plugged in.
- 2. Insert the silver colored key in the switch and turn to the Power On position.
- 3. Allow the unit to reach operating temperature before loading it with any product. To stabilize the temperature profile, a 24-hour waiting period is recommended.
- 4. If you desire to enable the power failure alarm, turn the three position key switch one turn further clockwise to the All Alarm On position.
- 5. If you have a remote alarm, connect it at this point (refer to section Remote Alarm).
- 6. If desired, lock the cabinet door using the silver colored key. Place duplicate key copies in a safe place.

All controls should now be fully operational, the alarm active (if enabled), and all visual indicators active.

Chromatography Refrigerators

- 1. Connect the AC main power cord.
- Connect the GFCI AC power cord.
- 3. Make sure the reset switch is in ON position.
- Insert the silver colored key in the switch and turn to the Power On position. The display will show the actual cabinet temperature.

Note: The Chromatography refrigerator is shipped with the manual reset switch on the right side of the header panel above the remote alarm contacts (refer to section Switches) as ON. The Manual reset switch should always be in ON position.

- 5. The red LED on the chromatography safety circuit turns
- 6. After a power delay of 4 minutes the red LED on the chromatography safety circuit turns Off and the green LED on the chromatography safety circuit turns ON.

Note: During initial power-up, the GFCI outlet will not be powered until after an approximate 4 minute delay.

Operating equipment inside the refrigerator may shift the temperature profile in the unit. Monitor the refrigerator as needed for any such shift.

Product Loading and **Unloading Guidelines**

When loading your unit, take care to observe the following guidelines:

- Distribute the load as evenly as possible. Temperature uniformity depends on air circulation, which could be impeded if the internal storage components are overfilled, particularly at the top of the cabinet.
- For critical applications, be sure that the alarm systems are working and active before you load any product.
- Ensure clearance between the top of the cargo and the bottom of the internal storage components. Lack of clearance may affect unit performance or impede operation of the storage component.

Operation

Control Panel

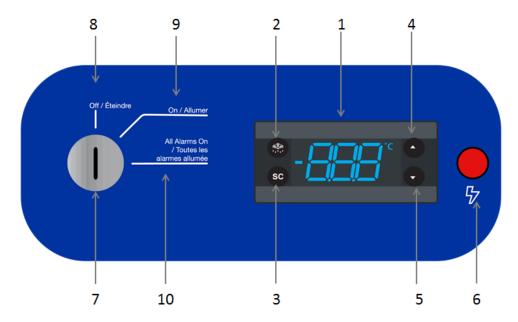


Figure 4. Control Panel

 Display: During normal operation, the display shows cabinet temperature in degree Celsius as measured by the primary sensor. When Alarm and Compressor are active, the respective LEDs will be displayed. Refer to the following table for LED display symbols. A display code will also be visible during the functioning based on the type of alarm.

Defrost LED	Alarm LED	Compressor LED
柴		***
On Fixed: Defrost Active	On Fixed: Alarm Present	On Fixed: Compressor Active
Off: Defrost Off	Flashing: Alarm Silenced Off: No Alarm	Flashing: Delay, Protection or Activation Blocked Off: No Alarm

2. **Defrost**: This button is used to go back from the parameter settings.

- 3. **SC**: This button is used to turn the cabinet LED light on and off with a single touch. This button is also used for selecting an option in parameters.
- 4. **Up**: Scrolls the menu items and increases the values.
- 5. **Down**: Scrolls the menu items and decrease the values.
- 6. **Power Fail LED**: This LED indicates the power failure situation in the unit. The flash light indicates power failure situation.
- 7. **Key Switch**: Used to turn the power to the controller and turn on and off the power failure alarm.

Note: This is not a primary disconnect device, thus even if the key switch is OFF, the evaporator fan will be ON as it is hard wired. Remove the power cord to completely turn OFF the unit.

- 8. Off: Turns the power of the controller off.
- 9. **Power On**: Turns On power to the controller, and used to silence the power failure alarm.
- 10. **All Alarm ON**: Turns On the audible power fail alarm.

Temperature set point

The factory default temperature set point is 5°C for all laboratory refrigerators. Adjusting the set point is not recommended. In case the set point has to be changed, follow the instructions given below. Set point can be adjusted between 4 to 5.5 deg C only.

The display shows the current temperature.



Press Up / Down button to increase / decrease set point temperature.



After 30 seconds, the display automatically reverts to the current temperature.



Alarms

The alarm system is designed to provide visual and audible warning signals for both power failure and rise in temperature. The alarm is equipped with a battery backup.

The power failure alarm system is activated only when the key switch is turned to the Power Failure Alarm ON position.

Low temperature, high temperature and door ajar alarms are set to ON position by default as soon as the controller is turned on. These cannot be turned off.

Default low and high alarm values are 2°C and 10°C. These values may be adjusted, following instructions in section Temperature set point.

Note: There is no door open alarm on sliding door model.

The audible warning signal alerts when there is a power failure, temperature alarm condition, or when the door is ajar for more than 1 minute.

Alarm display codes for high temperature, low temperature, sensor failure, door ajar are mentioned in **Table 5**.

Table 5. Alarm Codes

Alarm code	Trigger	Automatic clearance	Outputs	Comments
"Hi"	Air temperature is higher than "ALA- >Hat" for "ALA- >Htd"	User Configured	Blink "Hi" with the highest temperature; If configured: cut in alarm relay, beep the buzzer	High temperature alarm
"Lo"	Air temperature is less than "LAt" for "Ltd"	User Configured	Blink "Lo" with the lowest temperature; If configured: cut in alarm relay, beep the buzzer	Low temperature alarm
"dor"	Door open for more than "ALA->dod"	Always	Blink "dor". If configured: cut in alarm relay, beep the buzzer	Door open alarm
"E01"	"S1" error	Always	Blink "E01". If configured: cut in alarm relay, beep the buzzer	"S1" sensor failure = (short or open)
"E02"	"S2" error	Always	Blink "E02". If configured: cut in alarm relay, beep the buzzer	"S2" sensor failure = (short or open)

Alarm Silencing

To mute the power fail alarm, change the key-switch to Power ON position. The power fail alarm will not be audible but the Red LED will be displayed on the control panel.

The high temperature, low temperature, sensor failure and door ajar alarms can be silenced by pressing any key on the controller.

When the alarm is active, the alarm code flashes alternately with the temperature and the alarm symbol.



Once the alarm is silenced, the code stops flashing but the temperature and the alarm symbol is still displayed. No second audible sound occurs once silenced.



Controller Parameter Settings

To access the controller settings you must enter the password and the access level will determine which parameter you can view and edit.

Table 6. Parameter List

Category	Abv	Description	All Single Doors	All Sliding Doors	All Double and Triple Door Models
tHE		Thermostat settings			
	SEt	Set Point	5°C	5°C	5°C
	SPr	Set Point Adjustment Ratio	0.2°C	0°C	0°C
	diF	Differential	1.1°C	1.1°C	1.1°C
	HSE	High Set Point	6°C	6°C	6°C
	LSE	Low Set point	2°C	2°C	2°C

Password Protection

The unit is password protected except the set point which can be adjusted without the password. The default password is 0.

To change the parameters, you must enter a password.

- 1. Hold "Up / Down" button for 5 seconds.
- 2. The display will show "PAS", after few seconds the display will change to 000.
- 3. Press SC to confirm.

You have now entered the controller parameters menu.

To change the password, you need to go to parameter settings.

- 1. Enter the current password as given above and navigate to the menu.
- 2. Scroll down to "ASi" group.
- 3. Press "SC" button to confirm.
- 4. Scroll to "PS1" parameter and Press "SC" button to confirm.
- 5. Scroll "Up / Down" buttons to enter the desired password.
- 6. Press "SC" button to confirm.

After 30 seconds, the display automatically reverts to showing the current temperature. If this does not happen, press the Defrost button twice.

Table 6. Parameter List

Category	Abv	Description	All Single Doors	All Sliding Doors	All Double and Triple Door Models
dEF		Defrost Settings			
	dFt	Def. Type	nAt	nAt	nAt
	Add	Adaptive Defrost	Yes	Yes	Yes
	dtt	Def Terminate Temp	4°C	4°C	4°C
	drt	Def Reset Temp	2°C	2°C	2°C
	dii	Def Min Interval	1 hour	1 hour	1 hour
	dAi	Def Max Interval	1 hour	1 hour	1 hour
	dit	Def Min Time	5 min	5 min	5 min
	dAt	Def Max Time	30 min	30 min	30 min
	dot	Drip Off Time	0 min	0 min	0 min
	fdd	Fan Delay After Defrost	0 sec	0 sec	0 sec
	ftd	Fan Start Temp	10°C	10°C	10°C
	dFa	Defrost Fan On	Yes	Yes	Yes
	dCt	Defrost On Compressor Time	No	No	No
	doC	Defrost by Comp. Running Time	1 hour	1 hour	1 hour
	dEt	Defrost Start Evaporator Temp	0°C	0°C	0°C
	ddt	Defrost Delta T	3.0 k	3.0 k	3.0 k
	idi	Initial Defrost Interval	0 hour	0 hour	0 hour
	idd	Initial Defrost Duration	0 cycle	0 cycle	0 cycle
СоР		Compressor Settings			
	uPt	Voltage Protection	No	No	No
	uLi	Minimum Cut-in Voltage	0 VAC	0 VAC	0 VAC
	uLo	Minimum Cut-out Voltage	0 VAC	0 VAC	0 VAC
	uHi	Maximum Voltage	270 VAC	270 VAC	270 VAC
	EHd	Sensor Error Type	SEt	SEt	SEt
	Ert	Error Run Time	10 min	10 min	10 min
	ESt	Error Stop Time	7 min	7 min	7 min
	CSt	Min Stop Time	2 min	2 min	2 min
	crt	Min Run Time	2 min	2 min	2 min
	Cot	Max Off Time	0 min	0 min	0 min
	Cdd	Compressor Door Open Delay	0 min	0 min	0 min

Table 6. Parameter List

Category	Abv	Description	All Single Doors	All Sliding Doors	All Double and Triple Door Models
	Srt	System Resume After Door Open	0 min	0 min	0 min
	Pod	Power On Delay	60 sec	60 sec	60 sec
	Pot	Power ON Temperature	16°C	16°C	16°C
diS		Display Settings			
	diC	Display Intensity Auto Control	No	No	No
	din	Display Intensity	8	8	8
	CFu	Display Unit	С	С	С
	trS	Temp Sensor to Display	Sco	Sco	Sco
	rES	Display Resolution	1	1	1
	rLT	Display Range Limit	No	No	No
	ddL	Display Delay	1 min	1 min	1 min
	doF	Display Offset	0.0 K	0.0 K	0.0 K
	dLt	Lock-Time After Defrost	15 min	15 min	15 min
	SEC	Show Economy/Night Mode	No	No	No
	SHo	Show Holiday	No	No	No
	Sdf	Show Defrost	No	No	No
	SCS	Show Compressor Symbol	Yes	Yes	Yes
	SFS	Show Fan Symbol	No	No	No
	SdS	Show Defrost Symbol	No	No	No
	SES	Show ECO Symbol	No	No	No
	idP	Info Menu Display Item	15	15	15
	SSC	Show Pull Down	No	No	No
ALA		Alarm Settings			
	HAt	High Temp Alarm	10°C	10°C	10°C
	LAt	Low Temp Alarm	2°C	2°C	2°C
	Htd	High Alarm Delay	0 min	0 min	0 min
	Ltd	Low Alarm Delay	0 min	0 min	0min
	dod	Door Open Delay	1 min	1 min*	1 min
	ACA	Auto Clearance of Alarm	Yes	Yes	No

Note: *45 cu. ft. sliding door models do not have door ajar alarms.

Maintenance

Cleaning the Cabinet Interior



WARNING: Disconnect equipment from main power before attempting any maintenance to equipment or its controls unless stated otherwise.

To clean the cabinet interior, remove the shelves, use a solution of water and a mild detergent for cleaning. Rinse the interior storage components and wipe them dry with a soft cloth.

Cleaning the Unit (Chromatography Refrigerators)

Use a solution of water and a mild detergent for cleaning. Lightly spray the interior storage components and wipe them dry with a soft cloth or spray the cloth first and then wipe interior surfaces.

Do not spray or pour directly into holes and gaps in the chromatography safety circuit assembly for cleaning. Use a wet wipe to clean around sensor box and outlet.

If the sensor led turns red after cleaning, manually reset the safety circuit assembly using the manual reset switch on the right side of header panel.

Cleaning the Condenser



CAUTION: Condensers should be cleaned at least every six months; more often if the laboratory area is dusty. In heavy traffic areas, condensers load with dirt more quickly. Failure to keep the condenser clean can result in equipment warm-up or erratic temperatures.



CAUTION: Never clean around the condensers with your fingers. Some surfaces are sharp.

The condenser is located at the bottom in front of the unit.

To clean the condenser, complete the following steps:

- Disconnect the power.
- Vacuum the condenser and clean up any loose dust.
- 3. Reconnect power.

Automatic Defrost

The defrosting process on all the models is primarily accomplished by air circulated during off-cycle. This heat free process ensures that the temperature is not affected by the defrost cycle. Defrost cycle works on adaptive defrost method which is both temperature and time controlled.

When the evaporator sensor reaches below 0°C, the defrost cycle will be initiated. Initially the defrost cycle continues for a minimum duration of 5 minutes and after that the defrost cycle will be terminated once the evaporator sensor temperature reaches 4°C. In case the evaporator sensor doesn't reach the temperature of 4°C within 30 minutes from the start of defrost cycle, the defrost cycle will be terminated.

Gasket Maintenance

Periodically check the gaskets around the door for punctures or tears. Leaks are indicated by condensation or frost which form at the point of gasket failure. Make sure that the cabinet is level.

Keep the door gaskets clean and frost free by wiping gently with a soft cloth.

To check the door seal, complete the following steps:


- 1. Open the door
- 2. Insert a strip of paper (a couple of inches wide) between the door gasket and the cabinet flange and close the door.
- 3. Slowly pull the paper strip from the outside. You should feel some resistance.
- 4. Repeat this test at 4-inch intervals around the door. If the door does no seal properly, replace the gasket.

Alarm Battery Maintenance

Unit comes with (4) AA Alkaline 1.5 V batteries. The back-up time for the alarm battery system is 60 hours. Battery must be replaced after an active alarm or after every 12 months, whichever is the earliest.

Steps to follow for battery replacement:

 Locate the knurled/thumb screw on the left side of the header panel.

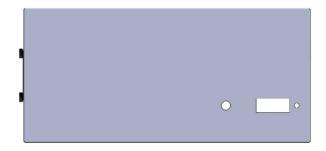

2. Remove the knurled/thumb screw by hand.



 Once the screws are removed, wear hand gloves and gently pull the bracket out until you see the batteries completely.



4. Replace the batteries and gently close the bracket. Once the bracket is closed, align the holes on the bracket and header panel, screw using the knurled / thumb screw.

Preparation for Storage

If the unit is going to be stored in an off condition, allow the unit to warm up and dry out with the door open before moving into storage.

Replacing Sensor (Chromatography Refrigerators)

The sensor needs replacement if the temperature goes below freezing in the cabinet. Use system alarms to ensure the temperature inside the unit is always above 0°C. The sensors must be replaced if exposed to freezing conditions.

If the display shows an error and sounds an alarm (in case of a control, defrost, bottle or ambient probe failure), the sensor needs to be replaced.

Sensor Maintenance (Chromatography Refrigerators)

The sensor should be replaced every five years by a trained service provider.

Troubleshooting



WARNING: Troubleshooting procedures involve working with high voltages which can cause injury or death. Troubleshooting should only be performed by Factory Authorized Service Personnel.

This section is a guide for troubleshooting equipment problems. Component parts must be replaced only with like components.

Table 7. Troubleshooting Procedure

Problem	Cause	Solution	
	Power supply	Check that the cord is securely plugged in. Plug another appliance into the outlet to see if it is live.	
Unit does not operate or power failure indicator is on	Unit overloaded	Test the voltage and verify that it is correct for your unit Check if there is any frost build up on refrigeration coils. Turn unit off and allow it to defrost. Remove contents from top shelf of unit.	
Unit runs continuously	Dirty condenser	Clean condenser	
Charactermoratura to a high	Control setting too high.	Reset control.	
Space temperature too high	Inadequate air circulation.	Improve air movement	
	Temperature control	Make sure that the control is set correctly.	
Temperature fluctuates/	Condenser clogged	Make sure the condenser is clean.	
insufficient cooling	Other causes	If the temperature control is set correctly, the condenser is clean, but temperature continues to fluctuate, call an authorized service representative.	
The equipment makes too much noise	The equipment is not level	Place the equipment on an even surface or use adjustable feet.	
Refrigerator freezing	Temperature control	Reset control	
	Door is open	Make sure the door is completely closed.	
	Door seal check	Check the door seal.	
	Warm product recently loaded in unit	Allow ample time to recover from loading warm product.	
Unit warms up	Power supply	Check for proper voltage to the unit. If there is no voltage to the unit, call an electrician.	
	Compressor not functioning	If the compressor is not running and the power audible is on, have an electrician check for proper voltage to the unit.	
	Compressor not functioning	If the compressor is not running and the power failure alarm is off, call the customer service for assistance.	
Unit noisy	Loose parts or mountings	Find and tighten.	

End of Life Care

Be sure to follow local regulations when disposing of an old unit. Some suggestions are listed below:

- 1. Remove items and defrost unit. Be sure to clean up any biological safety hazards.
- 2. Remove the cabinet door to help prevent entrapment inside of a unit.
- 3. Have a certified technician remove the refrigerant and compressor, then drain the compressor and oil from the system. Dispose of components following local regulations.

Warranty

Domestic Warranty • 24 Months Parts and Labor, 5 years for compressor

International Warranty • 24 Months Full Warranty Parts

During the first twenty four (24) months from shipment, Fisher Scientific Inc, through its authorized Dealer or service organizations, will at its option and expense repair or replace any part found to be non-conforming in material or workmanship. Fisher Scientific Inc reserves the right to use replacement parts, which are used or reconditioned. Replacement or repaired parts will be warranted for only the unexpired portion of the original warranty.

This warranty does not apply to damage caused by (i) accident, misuse, fire, flood or acts of God; (ii) failure to properly install, operate or maintain the products in accordance with the printed instructions provided, (iii) causes external to the products such as, but not limited to, power failure or electrical power surges, (iv) improper storage and handling of the products, (v) use of the products in combination with equipment or software not supplied by Fisher Scientific; or (vi) installation, maintenance, repair, service, relocation or alteration of the products by any person other than Fisher Scientific or its authorized representative. To obtain proper warranty service, you must contact the nearest authorized service center or Dealer. Fisher Scientific, Inc's own shipping records showing date of shipment shall be conclusive in establishing the warranty period. At Fisher Scientific's option, all nonconforming parts must be returned to Fisher Scientific postage paid and replacement parts are shipped FOB Fisher Scientific's location.

Limitation of Liability:

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER WRITTEN, ORAL, OR IMPLIED. NO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL APPLY. FISHER SCIENTIFC DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE ERROR-FREE OR WILL ACCOMPLISH ANY PARTICULAR RESULT.

FISHER SCIENTIFIC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT IMITATION, DAMAGES TO LOST PROFITS OR LOSS OF PRODUCTS.

Regulatory Compliance

Product Safety

Product Testing

This product family has been tested to applicable product safety standards by Underwriters Laboratories (UL), which is a Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL).



Hydrocarbon Refrigerants

According to U.S. Code of Federal Regulation 40 Part 82, this refrigerator employs the natural hydrocarbon refrigerant R290. Because of the nature of hydrocarbon refrigerants, for mechanical repair, such as recharge or compressor replacement, should only be carried out by a certified refrigeration technician. The safety of this equipment is listed by Underwriter Laboratory (UL) under Standard UL471, section SB – "natural refrigerant".

Electromagnetic Compatibility

FCC Statement (USA)



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Canadian ISED IC Notice

This ISM device complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Energy Efficiency

ENERGY STAR

This product family has been voluntarily evaluated, and found compliant, by an EPA approved certification body to the EPA ENERGY STAR Laboratory Grade Refrigerators and Freezers Specification 1.1.



Additional Regulations and Markings

This product is not marked with a CE marking, as it does not operate in the voltage range to be sold to the EU Member States or European Economic area (EEA). Please reach out to the manufacturer for questions regarding any additional regulatory conformity.

Evaluation and Restriction of Chemicals - Regulations and Directives

WEEE Compliance

WEEE Compliance. This product is required to comply with the European Union's Waste Electrical & Great Britain Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU. It is marked with the following symbol. Fisher Scientific has contracted with one or more recycling/disposal companies in each EU Member State, and this product should be disposed of or recycled through them.



WEEE Konformittät. Dieses Produkt muss die EU Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Deutschland Richtlinie 2012/19/EU erfüllen. Das Produkt ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet. Fisher Scientific hat Vereinbarungen getroffen mit Verwertungs-/Entsorgungsanlagen in allen EU-Mitgliederstaaten und dieses Produkt muss durch diese Firmen widerverwetet oder entsorgt werden.



Conformità WEEE. Questo prodotto deve rispondere alla direttiva dell' Unione Europea 2012/19/EU in merito ai Rifiuti degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici (WEEE). È marcato col seguente simbolo. Fischer Scientific ha stipulato contratti con una o diverse società di riciclaggio/smaltimento in ognuno degli Stati Membri Europei. Questo prodotto verrà smaltito o riciclato tramite queste medesime. www.fishersci.com/WEEERoHS.

Italia



Conformité WEEE. Ce produit doit être conforme à la directive euro-péenne (2012/19/EU) des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Il est marqué par le symbole suivant. Fisher Scientific s'est associé avec une ou plusieurs compagnies de recyclage dans chaque état membre de l'union européenne et ce produit devraitêtre collecté ou recyclé par celles-ci.

France



IF YOU NEED ASSISTANCE:


Fisher Scientific products are backed by a global technical support team ready to support your applications. We offer cold storage accessories, including remote alarms, temperature recorders, and validation services.

Visit fishersci.com or call:

Country	Sales	Services
Austria	+43 (0)800 20 88 40	+43 1 333 50340
Austria	at.fishersci.com	unity.at@thermofisher.com
Deleiture	+32 (0)56 260 260	+32 (0) 9 272 54 80
Belgium	be.fishersci.com	unity.bnl@thermofisher.com
Danemark	+45 70 27 99 20	+45 70 23 62 67
Danemark	fishersci.dk	unity.dk@thermofisher.com
Germany	+49 (0)2304 9325	+49 6103 408 1050
Germany	de.fishersci.com	unity.de@thermofisher.com
Ireland	+353 (0)1 885 5854	+44 870 241 1034
relatio	ie.fishersci.com	unity.ie@thermofisher.com
Italy	+39 02 950 59 478	+39 800 823 162
naiy	it.fishersci.com	unity.it@thermofisher.com
Finland	+358 (0)9 8027 6280	+46 8 556 468 20
rilland	fishersci.fi	unity.fi@thermofisher.com
France	+33 (0)3 88 67 14 14	+33 1 60 92 49 50
ridiice	fr.fishersci.com	unity.fr@thermofisher.com
Netherlands	+31 (0)20 487 70 00	+31 (0) 76 579 55 55
Netherlands	nl.fishersci.com	unity.bnl@thermofisher.com
Norway	+47 22 95 59 59	+46 8 556 468 20
Notway	fishersci.no	unity.no@thermofisher.com
Portugal	+351 21 425 33 50	+34 913 806 733
rortugai	pt.fishersci.com	unity.pt@thermofisher.com
Spain	+34 902 239 303	+34 913 806 733
орант -	es.fishersci.com	unity.es@thermofisher.com
Sweden	+46 31 352 32 00	+ 46 8 556 468 20
Sweden	fishersci.se	unity.se@thermofisher.com
Swiss	+41 (0)56 618 41 11	+ 41(0)61 716 77 40
SWISS	ch.fishersci.com	unity.ch@thermofisher.com
UK	+44 (0)1509 555 500	+44 870 241 1034
	fishersci.co.uk	unity.uk@thermofisher.com
North America	+1 866 984 3766	+1 866 984 3766
NOTH ATTERICA	fishersci.com	fishersci.com

fisherbrand

Fisher Scientific Inc. 275 Aiken Road Asheville, NC 28804 United States

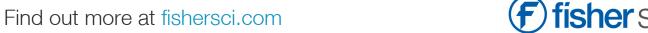

fisherbrand

Réfrigérateurs de chromatographie et à usage général

Série Isotemp

Installation et fonctionnement

329137H02 • Révision E • 8/13/2020





IMPORTANT Lisez ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes du présent manuel peut entraîner des dégâts au niveau de l'unité, des blessures au personnel et de mauvaises performances de l'équipement.

ATTENTION Tous les réglages internes et la maintenance doivent être exécutés par un personnel de service qualifié.

Le présent manuel est publié à titre d'information uniquement. Le contenu et le produit qu'il décrit peuvent être modifiés sans préavis. Fisher Scientific ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à ce manuel. En aucun cas Fisher Scientific ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, liés à l'utilisation du présent manuel.

© 2020 Fisher Scientific Inc. Tous o	droits réservés.
	orsque vous contactez l'usine, ayez les informations suivantes à portée ons sur la plaque signalétique fixée à votre unité.
Numéro de modèle :	
Numéro de série :	
Les informations suivantes, si elles	sont disponibles, vous seront utiles pour contacter l'usine.
Date d'achat :	
Numéro de bon de commande :	
Provenance des achats :	

(fabricant ou agent/représentant de l'entreprise)

de

Contents

Modèle	1
Mesures de sécurité	2
Déballage	4
Liste de colisage	4
Recommandations générales Contrôle de la température	
Utilisation prévue	
Premier remplissage	5
Conditions de fonctionnement	
Installation	8
Emplacement	8
Mise à niveau de l'unité	8
Consignes pour le retrait de la	
palette et l'installation des roulettes	
Réfrigérateurs de chromatographie	
Câblage	
Étagères	
Fonctionnement de la porte	
Alarme à distance	
Dernières vérifications	14

Démarrage	15
Premier démarrage	15
Réfrigérateurs de chromatographie	15
Recommandations relative au remplissage	
et au vidage des produits	15
Fonctionnement	16
Panneau de commande	16
Température de consigne	17
Alarmes	17
Réglages des paramètres du contrôleur	19
Entretien	22
Nettoyage de l'intérieur de l'armoire	22
Nettoyage de l'unité	
(réfrigérateurs de chromatographie)	22
Nettoyage du condenseur	22
Dégivrage automatique	22
Entretien des joints d'étanchéité	22
Entretien de la pile de l'alarme	23
Préparation pour le stockage	23
Remplacement du capteur	
(réfrigérateurs de chromatographie)	23
Entretien du capteur	
(réfrigérateurs de chromatographie)	23
Dépannage	24
Soins de Fin de vie	25
Garantie	26

Conformité réglementaire	27
Sécurité des produits	27
Compatibilité électromagnétique	27
Rendement énergétique	28
Autres réglementations et marquages	28
BESOIN D'ASSISTANCE:	30

Modèle

Le tableau ci-dessous présente les unités traitées dans ce manuel d'installation et de fonctionnement par numéro de modèle.

Tableau 1. Modèles applicables

Refrigerators	
FBG12RPGA	FBG45RSLA
FBG25RPGA	FBG45CSLA
FBG25RPSA	FBG49RPGA
FBG25RSGA	FBG49CPGA
FBG25RSSA	FBG49RPSA
FBG30RPGA	FBG49RSGA
FBG30CPGA	FBG49CSGA
FBG30RPSA	FBG49RSSA
FBG30RSGA	FBG72RPGA
FBG30CSGA	FBG72CPGA
FBG30RSSA	FBG72RSGA
FBG45RPLA	FBG72CSGA
FBG45CPLA	

L'annotation des numéros de modèle est donnée dans le tableau suivant:

Tableau 2. Spécifications du modèle

Série	FBG (Fisher Brand)
Taille (pieds cubes / litres)	12, 25, 30, 45, 49, 72 340, 708, 850, 1 274, 1 387, 2 039
Туре	R = Réfrigérateur C = Chromatographie
Extérieur	P = Peint S = Inoxydable
Type de porte	S = Pleine G = Vitrée L = Coulissante vitrée
Tension	A = 115 V / 60 Hz

Mesures de sécurité

Le présent manuel utilise les symboles et conventions ciaprès.



AVERTISSEMENT : lorsqu'il est utilisé seul, ce symbole indique des consignes de fonctionnement importantes qui limitent le risque de blessure ou de mauvaise performance de l'unité.



AVERTISSEMENT: ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT: ce symbole indique des situations présentant des tensions dangereuses et un risque d'électrocution.



AVERTISSEMENT: ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un incendie.



ATTENTION: dans le contexte d'un ATTENTION, ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées ou endommager l'équipement. Ce symbole indique une situation pouvant provoquer des dommages matériels.



ATTENTION: ce symbole indique des surfaces pouvant chauffer au cours de l'utilisation et causer des brûlures en cas de contact avec des parties du corps non protégées.



AVERTISSEMENT : il convient de lire attentivement le manuel et les étiquettes d'avertissement avant l'installation, l'utilisation ou la maintenance de ce produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité et entraîner une blessure ou un dommage.



ATTENTION: ce symbole indique d'éventuels points de pincement pouvant causer des blessures.



AVERTISSEMENT : le symbole en forme de flocon de neige indique de faibles températures et un risque de gelures. Ne touchez pas le métal nu ni les échantillons sans protection.

Les mesures de sécurité importantes suivantes s'appliquent à ce produit.



ATTENTION: utilisez ce produit uniquement comme décrit dans la documentation et le manuel correspondants. Vérifiez préalablement que le produit est adapté à son utilisation prévue. Si l'équipement n'est pas utilisé conformément aux spécifications du fabricant, la protection risque d'être compromise.



ATTENTION: ne modifiez pas les composants du système, notamment le régulateur. N'utilisez que le matériel ou les pièces de remplacement du fabricant d'origine. Avant l'utilisation, confirmez que le produit n'a été modifié d'aucune façon



AVERTISSEMENT: votre unité doit être correctement mise à la terre, conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité. Ne branchez pas l'unité sur des sources électriques surchargées.



AVERTISSEMENT: débranchez l'unité de toutes les alimentations électriques avant de procéder aux opérations de nettoyage, de dépannage ou de maintenance sur le produit ou sur ses commandes.



AVERTISSEMENT : cette unité n'est pas destinée à stocker des matériaux inflammables.



AVERTISSEMENT : les unités contiennent des réfrigérants à base d'hydrocarbures (R290). Seul un personnel d'entretien qualifié est habilité à entretenir cette unité.



AVERTISSEMENT: toute réparation non autorisée réalisée sur votre unité annulera la garantie. Contactez le service technique au 1-866-984-3766 pour plus d'informations.



DANGER: risque d'incendie ou d'explosion. Les fuites de réfrigérants inflammables sont réparées uniquement par un personnel d'entretien qualifié. Ne perforez pas les conduites de réfrigérants.



AVERTISSEMENT : ne placez aucun équipement utilisant une flamme nue à l'intérieur du réfrigérateur. Vous risquez d'endommager l'unité mais aussi de compromettre son fonctionnement et votre sécurité.



ATTENTION : n'utilisez pas d'équipements alimentés par piles ou en externe dans le réfrigérateur.

D'autres mesures de sécurité s'appliquent à ce produit. Modèles de réfrigérateurs de chromatographie :



ATTENTION: l'équipement doit être alimenté uniquement à l'aide de la prise interne. En cas de fuite, le circuit de sécurité coupera le courant au niveau de la prise de l'unité mais n'aura aucun contrôle sur l'alimentation de l'équipement via des piles ou une alimentation externe. N'utilisez pas des instruments ou un équipement qui intègrent des sources d'inflammation potentielles, par ex. la commutation à contacts ouverts, les moteurs à balais à courant alternatif et à courant alternatif, etc.



ATTENTION: le circuit de sécurité du réfrigérateur de chromatographie présente des fentes/ trous sur la partie inférieure de la prise afin de permettre à l'air de ventiler le capteur de sécurité. Ne bouchez pas les trous de ventilation du circuit de sécurité car vous risquez de l'endommager.



AVERTISSEMENT: ne stockez pas ou n'utilisez pas des réactifs, des récipients et des flacons non refermés à l'intérieur du réfrigérateur de chromatographie. Vous risquez de diminuer la fonctionnalité du circuit de sécurité.

Déballage

À la livraison, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages matériels extérieurs en présence du représentant du transporteur. En cas de dommage extérieur, déballez avec précaution et vérifiez que l'unité ainsi que tous les accessoires ne sont pas endommagés.

Si c'est le cas, déballez et inspectez l'équipement dans les cinq jours à compter de la date de livraison. Si l'extérieur est endommagé, conservez l'emballage et signalez-le immédiatement au transporteur.

Ne renvoyez pas la marchandise au fabricant sans autorisation écrite.

Lorsque vous envoyez une réclamation pour dommages à l'expédition, demandez à ce que le transporteur inspecte le conteneur de transport et l'équipement.

Liste de colisage

L'unité a été emballée avec les articles suivants :

- Manuel d'installation et de fonctionnement dans une enveloppe blanche.
- Clé de porte et interrupteur à clé attachés au montant sur la partie supérieure avant.
- Petit sachet contenant les clips des étagères.
- Étagères.
- Demi-étagères (avec réfrigérateurs de chromatographie).
- Cordon d'alimentation (avec réfrigérateurs à chromatographie et réfrigérateurs 25cf et 30cf)
- Kit de roulette.
- Clé (Applicable pour modèles 12cf, 25cf et 30cf seulement).

Recommandations générales

Cette section contient des recommandations générales pour votre unité.

Contrôle de la température



REMARQUE IMPORTANTE: nous recommandons l'utilisation d'un système de contrôle de la température redondant et indépendant afin de garantir un contrôle constant des performances proportionnellement à la valeur du produit stocké.

Utilisation prévue

Les réfrigérateurs décrits dans ce manuel sont des unités de laboratoire à usage général destinées à stocker des échantillons non critiques à des températures de fonctionnement comprises entre 2 et 10 °C.

Ces unités ne sont pas enregistrées comme appareils médicaux auprès d'un organisme de réglementation des dispositifs médicaux (ex. : FDA). Cela signifie qu'elles n'ont pas été évaluées pour le stockage d'échantillons à des fins de diagnostic ou pour la réintroduction d'échantillons dans le corps.

Cette unité ne doit pas être utilisée dans des lieux classés comme dangereux ni pour le stockage de produits inflammables ou corrosifs.

Ces réfrigérateurs ne sont pas adaptés pour un usage en extérieur.



ATTENTION : le stockage de substances corrosives dans des contenants ouverts peut provoquer de la corrosion à l'intérieur de l'unité.

Premier remplissage

Laissez l'unité fonctionner à la température souhaitée pendant au moins 12 heures avant de la remplir.

Remplissez l'unité une étagère à la fois, en commençant par l'étagère du dessous. Après avoir rempli une étagère, attendez que l'unité revienne au point de consigne avant de placer des produits sur une autre étagère. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'unité soit complètement remplie. Consultez la section **Étagères** pour connaître les capacités de remplissage des étagères.



ATTENTION : le non-respect de ces procédures ou la surcharge de l'unité risque de solliciter inutilement les compresseurs ou de compromettre la sécurité du produit de l'utilisateur.

Conditions de fonctionnement

Les unités décrites dans ce manuel sont classés pour une utilisation en tant qu'équipement fixe dans un environnement au degré de pollution 2 et à la catégorie de surtension II.

Ces unités sont conçues pour fonctionner dans les conditions environnementales suivantes :

- Utilisation en intérieur
- Altitude jusqu'à 2000 m
- Humidité relative maximale de 60 % pour des températures comprises entre 15 °C et 32 °C
- Variations des tensions de l'alimentation principale non supérieures à ±10 % par rapport à la tension nominale
- Ne branchez pas l'unité sur une prise électrique protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) car elle peut se déclencher de manière intempestive.
- Ne faites pas fonctionner cette unité à l'aide d'une rallonge.

Caractéristiques de l'unité

La plaque signalétique se situe sur la partie supérieure quuche vers l'avant de l'unité.

Les caractéristiques du réfrigérateur, comme la tension, l'ampérage du disjoncteur et le type de prise électrique sont identiques sur toutes les unités.

Tension = 115 V/60 Hz

Ampères - référez-vous à l'étiquette de données pour connaître l'intensité nominale de l'appareil. La fiche du cordon d'alimentation indique que la valeur nominale du disjoncteur WLL est de 15 A.

Prise chromatographie = NEMA 5-15P

Cette prise doit être branchée sur/fournie avec son propre circuit de dérivation.



ATTENTION: les unités de chromatographie sont fournies avec deux cordons d'alimentation distincts. Prenez soin de débrancher les deux cordons durant le déplacement, l'essai ou la réparation du produit.

D'autres caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3. Caractéristiques de l'unité

Unité	Taille (litres)	Extérieur	Type de porte	Nb de étagères	Dimensions extérieures (H x I x P)
FBG12RPGA	340	Peint	Vitre	4	1925,9 x 628,6 x 635,0 mm
FBG25RPGA	708	Peint	Vitre	4	2057,1 x 704,8 x 812,8 mm
FBG25RPSA	708	Peint	Pleine	4	2057,1 x 704,8 x 812,8 mm
FBG25RSGA	708	Acier inoxydable	Vitre	4	2057,1 x 704,8 x 812,8 mm
FBG25RSSA	708	Acier inoxydable	Pleine	4	2057,1 x 704,8 x 812,8 mm
FBG30RPGA	850	Peint	Vitre	4	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm
FBG30CPGA	850	Peint	Vitre	4 + 3 demi- étagères	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm
FBG30RPSA	850	Peint	Pleine	4	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm
FBG30RSGA	850	Acier inoxydable	Vitre	4	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm

Tableau 3. Caractéristiques de l'unité

Unité	Taille (litres)	Extérieur	Type de porte	Nb de étagères	Dimensions extérieures (H x I x P)
FBG30CSGA	850	Acier inoxydable	Vitre	4 + 3 demi- étagères	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm
FBG30RSSA	850	Acier inoxydable	Pleine	4	2057,1 x 781,0 x 812,8 mm
FBG45RPLA	1 274	Peint	Coulis- sante vitrée	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG45CPLA	1 274	Peint	Coulis- sante vitrée	8 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG45RSLA	1 274	Acier inoxydable	Coulis- sante vitrée	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG45CSLA	1 274	Acier inoxydable	Coulis- sante vitrée	8 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49RPGA	1 387	Peint	Vitre	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49CPGA	1 387	Peint	Vitre	8 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49RPSA	1 387	Peint	Pleine	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49RSGA	1 387	Acier inoxydable	Vitre	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49CSGA	1 387	Acier inoxydable	Vitre	8 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG49RSSA	1 387	Acier inoxydable	Pleine	8	2057,1 x 1338,6 x 812,8 mm
FBG72RPGA	2 039	Peint	Vitre	12	2057,1 x 1924,0 x 812,8 mm
FBG72CPGA	2 039	Peint	Vitre	12 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1924,0 x 812,8 mm
FBG72RSGA	2 039	Acier inoxydable	Vitre	12	2057,1 x 1924,0 x 812,8 mm
FBG72CSGA	2 039	Acier inoxydable	Vitre	12 + 2 demi- étagères	2057,1 x 1924,0 x 812,8 mm

Installation



AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas la capacité électrique imprimée sur la plaque signalétique située en haut à gauche de l'unité.

Emplacement

Installez l'appareil sur une surface plane non soumise aux vibrations. Référez-vous à l'étiquette de données de l'appareil pour plus de détails à propos du dégagement nécessaire pour l'installation. Ne positionnez pas l'équipement sous la lumière directe du soleil ou près de diffuseurs de chaleur, radiateurs ou autres sources de chaleur.

Remarque : Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est complètement remplie.

Mise à niveau de l'unité

Le réfrigérateur doit être mis de niveau afin de permettre un écoulement approprié de la condensation correctement mais aussi un alignement et un fonctionnement corrects de la porte. Installez le réfrigérateur dans son emplacement définitif et de manière à ce qu'il soit stable au niveau du sol. Nivelez l'armoire d'avant en arrière et sur les côtés à l'aide des vis de réglage. Les vis de réglage à l'avant sont accessibles en retirant la gille, comme décrit ci-dessous :

- 1. Retirez les vis de fixation de la grille inférieure.
- 2. Saisissez la grille avec vos deux mains.
- 3. Soulevez la grille d'environ 1/2 pouce (1 cm).
- 4. Retirez la grille du réfrigérateur.

Consignes pour le retrait de la palette et l'installation des roulettes

Remarque: roulettes disponibles pour tout les réfrigérateurs de 12, 25, 30, 45, 49 et 30 cu.ft. et les congélateurs de 25,

34, et 49 cu.ft.; pieds de réglages uniquement pour les combinés de 20 cu.ft.



ATTENTION: évitez d'endommager les conduites de réfrigérant, vous risquez de provoquer une fuite pendant la manutention, le déplacement et le fonctionnement de l'unité.


Remarque : Nous vous recommandons d'installer les 2 roulettes à bloquantes à l'avant de l'unité et 2 roulettes sans bloquantes à l'arrière de l'unité.

Sans chariot élévateur

Outils nécessaires pour les unités à une porte (Modèles de 12, 25 et 30 pieds cubes): tournevis cruciforme, clés de 7/16", 5/16"-18" et Suivez les procédures locales en matière d'ÉPI et de recrutement pour retirer l'unité de façon sécuritaire.

Outils nécessaires pour les unités à deux et trois portes (Modèles de 45, 49 et 72 pieds cubes): tournevis cruciforme, clés de 7/16", 5/16"-18" et Suivez les procédures locales en matière d'ÉPI et de recrutement pour retirer l'unité de façon sécuritaire.

Toutes les unités sont expédiées avec des pieds installés d'usine dont les roulettes sont fournies à l'intérieur de l'unité. Les instructions suivantes vous montrent comment retirer l'armoire de son support d'expédition (palette) et installer les roulettes sans l'aide d'un chariot élévateur.

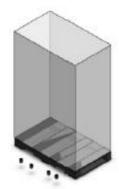




ATTENTION : Déballez l'unité à proximité de son emplacement définitif afin d'éviter de l'endommager lors de son déplacement.

1. Retirez l'emballage et les plaques de l'unité. Retirez l'autre emballage afin d'accéder à l'intérieur de l'armoire. Veillez à conserver un coin en carton pour l'étape suivante.

2. À l'aide du tournevis, retirez les vis qui maintiennent la grille avant. Soulevez la grille vers le haut et retirez-la de l'unité. Mettez-la de côté.

Remarque: Réinstallez la grille avant une fois que le réfrigérateur se trouve dans l'emplacement souhaité puis serrez les vis à l'aide d'un tournevis.


3. Retirez les boulons (4) qui maintiennent l'unité à la palette à l'aide de la clé de 7/16".

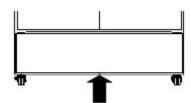

Remarque : À partir de là, vous aurez besoin de l'aide d'une autre personne. Faites appel à d'autres personnes si nécessaire.

Remarque: Il est recommandé d'utiliser un chariot élévateur pour les unités à deux et trois portes. Reportez-vous aux consignes d'installation avec un chariot élévateur.

4. Avec une personne de chaque côté, faites glisser doucement l'unité jusqu'au bord de la palette. Faites glisser l'unité de manière à la faire dépasser de 8 cm environ afin de pouvoir retirer le pied installé d'usine et d'installer les roulettes.

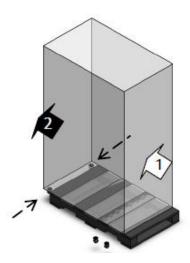



ATTENTION: Deux personnes sont toujours nécessaires pour déplacer l'unité. Ne déplacez pas ou n'ajustez pas l'unité si l'autre personne est en train de travailler sur l'unité (réglage des roulettes, par exemple).




DANGER: N'inclinez pas l'unité de plus de 10 degrés lors de l'installation des roulettes. Tout basculement risque d'entraîner des blessures graves voire la mort.


5. **Personne n° 1 :** restez debout sur le côté de la palette et fournissez un soutien supplémentaire à l'unité. Personne n° 2 : retirez les 4 pieds installés d'usine (à l'aide de la clé de 3/8" pour desserrer si nécessaire), retirerez les 8 boulons hexagonaux, les 8 écrous, les 8 rondelles. Pour portes double et triple des unités garder les boulons, des noisettes et rondelles un côté. Installer 2 roulettes sur le surplomb bord. Serrer en utilisant le roulette clé fournie avec l'unité porte simple unité et utiliser 5/16 "-18" clé pour serrer les roulettes pour unités de porte doubles et triples.

Remarque : pour les unités à deux et trois portes (Modèles de 45, 49 et 72 pieds cubes)


- a. Installez les roulettes avec 8 jeux de boulons à tête hexagonale de 5/16-18x1", écrous 5/16" et rondelles 7/8" O.D., fournis avec l'emballage.
- b. Réutilisez les 8 jeux de boulons à tête hexagonale de 5/16-18x1", écrous 5/16" et rondelles 7/8" O.D., pour installer les 2 roulettes sans frein à l'arrière de l'armoire.
- 6. Tout en soutenant l'unité, faites-la glisser doucement jusqu'à ce que les roulettes touchent le sol. Faites glisser doucement le bord arrière de manière à ce qu'il dépasse de la palette d'environ 8 cm afin de pouvoir installer l'une des roulettes arrière. Personne n° 2 : continuez de soutenir l'unité. Personne n° 1 : installez une roulette à l'arrière de l'unité. Serrer en utilisant le roulette clé fournie avec l'unité porte simple unité et utiliser 5/16 "-18" clé pour serrer les roulettes pour unités de porte doubles et triples.

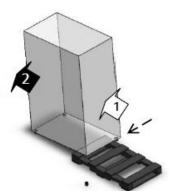

7. Faites tourner doucement l'unité pour pouvoir installer la dernière roulette. **Personne n° 2 :** continuez de soutenir l'unité au bout de plancher. Personne n° 1 : installez l'autre roulette sur le devant de l'unité. Serrer en utilisant le roulette clé fournie avec l'unité porte simple unité et utiliser 5/16 "-18" clé pour serrer les roulettes pour unités de porte doubles et triples.

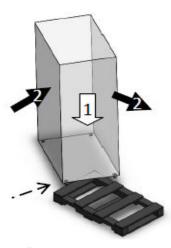

8. Prenez un angle en carton, pliez-le en deux et placez-le sous l'unité avec le pli loin de la palette. Replacez l'unité parallèlement à la palette en utilisant le rebord de l'unité pour soutenir la palette. Une fois en place, faites rouler doucement l'unité hors de la palette.

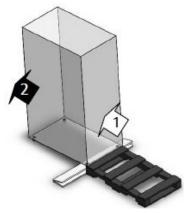

Avec chariot élévateur

Outils nécessaires pour les unités à une porte (Modèles de 12, 25 et 30 pieds cubes): tournevis cruciforme, clés de 7/16", 5/16"-18", clé fournie et au moins deux personnes.


Outils nécessaires pour les unités à deux et trois portes (Modèles de 45, 49 et 72 pieds cubes): tournevis cruciforme, clés de 7/16", 5/16"-18" et au moins deux personnes.

Toutes les unités sont expédiées avec des pieds installés d'usine dont les roulettes sont fournies à l'intérieur de l'unité. Les instructions suivantes vous montrent comment retirer l'armoire de son support d'expédition (palette) et installer les roulettes sans l'aide d'un chariot élévateur.

 Retirez les vis, les boulons et les palette en suivant les instructions de la section intitulée Sans chariot élévateur section de l'étape 1 à l'étape 3.

Remarque: Soyez toujours vigilant(e) lorsque vous soulevez l'unité avec un chariot élévateur afin d'éviter d'endommager l'unité ou de la faire tomber.

2. Placez doucement les fourches pour soulever l'unité par l'arrière. Vérifiez que l'unité est entièrement placée sur le chariot élévateur avant de lever les fourches.

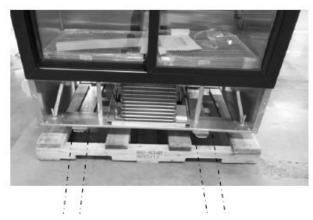

3. Soulevez l'unité d'environ 15 cm afin d'avoir accès aux pieds et aux roulettes et retirez la palette. **Personne**n° 1: tenez-vous à l'avant de l'unité et fournissez un soutien supplémentaire à l'unité. **Personne** n° 2: si vous souhaitez utiliser les pieds, abaissez les 4 pieds installés d'usine (à l'aide de la clé de 3/8" pour desserrer si nécessaire). Si vous souhaitez utiliser les roulettes, retirez les pieds puis installez les 4 roulettes et serrez à l'aide d'une clé. Faire référence à **Sans chariot élévateur** section (Étapes 5, 6 et 7) pour le serrage les roulettes.

Réfrigérateurs de chromatographie

Le réfrigérateur de chromatographie est équipé d'un circuit de sécurité. Lorsque le circuit de sécurité est enclenché, le capteur de sécurité détecte un gaz inflammable et l'alimentation au niveau de la prise interne sera coupée. L'utilisateur devra réarmer le circuit de sécurité à l'aide de l'interrupteur correspondant situé à droite du panneau supérieur avant de rétablir l'alimentation. Pour cela, appuyez sur l'interrupteur situé en haut à droite du panneau supérieur à côté des contacts d'alarme à distance. Le courant au niveau de la prise arrivera au bout d'environ 4 minutes et le voyant rouge s'allumera.

Lorsque le courant arrive à la prise, le voyant rouge s'éteindra et le vert s'allume.

Si le circuit passe du ROUGE au VERT constamment ou ne passe jamais au VERT, contactez le service clients.


Ne stockez jamais des matériaux inflammables dans le réfrigérateur.

Voyants

La prise du disjoncteur différentiel de fuite à la terre se situe au centre du panneau arrière à l'intérieur de l'unité.

La prise présente deux voyants :

- ROUGE (en haut) Si le voyant rouge est ALLUMÉ, cela signifie qu'il n'y a pas de courant au niveau de la prise c.a. à l'intérieur de l'unité.
- VERT (en bas) Si le voyant vert est ALLUMÉ, cela signifie qu'il y a du courant au niveau de la prise c.a. à l'intérieur de l'unité.

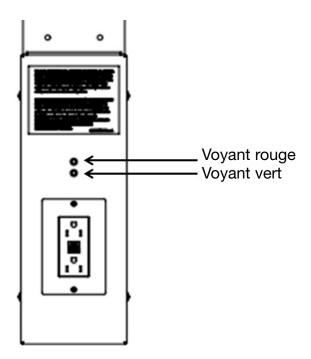

Interrupteurs

Le réfrigérateur de chromatographie possède un interrupteur de réarmement sur le côté droit du panneau supérieur, audessus des contacts d'alarme à distance.

Réarmement manuel de la chromatographie : il est utilisé pour réarmer manuellement le circuit de sécurité dans la prise c.a. une fois que le voyant passe du ROUGE au VERT suite à un événement de déclenchement de sécurité qui coupe le courant au niveau de la prise située à l'intérieur du réfrigérateur. Il est situe dans le coin supérieur du côté droit à côté des contacts de l'alarme à distance.

Câblage

Le schéma de câblage des unités est illustré à la Figure 1.



ATTENTION: Branchez l'équipement sur la bonne source d'alimentation. Une tension inappropriée risque d'endommager sérieusement l'équipement.



ATTENTION: Pour votre sécurité et un fonctionnement sans défaillance, cette unité doit être correctement mise à la terre. Le défaut de mise à la terre de l'équipement peut causer des dommages corporels ou matériels. Respectez toujours le code national d'électricité et les codes locaux. Ne branchez pas l'unité sur des lignes électriques surchargées.



ATTENTION: Branchez toujours l'unité sur un circuit dédié (distinct). Chaque unité est équipée d'un câble d'alimentation et d'une prise destinés à le brancher sur une prise électrique délivrant une tension adaptée. La tension d'alimentation doit être comprise entre ±10 % de la tension nominale de l'unité. Si le câble est endommagé, remplacezle par un câble d'alimentation approprié. Caractéristiques du câble d'alimentation : 3-G 12 AWG, NEMA 5-15 P, 15 A / 125 V.



ATTENTION: Ne coupez jamais la broche de terre de la prise du câble d'alimentation. Si la broche est retirée, la garantie est caduque.



ATTENTION: Débranchez le câble d'alimentation en cas d'urgence.

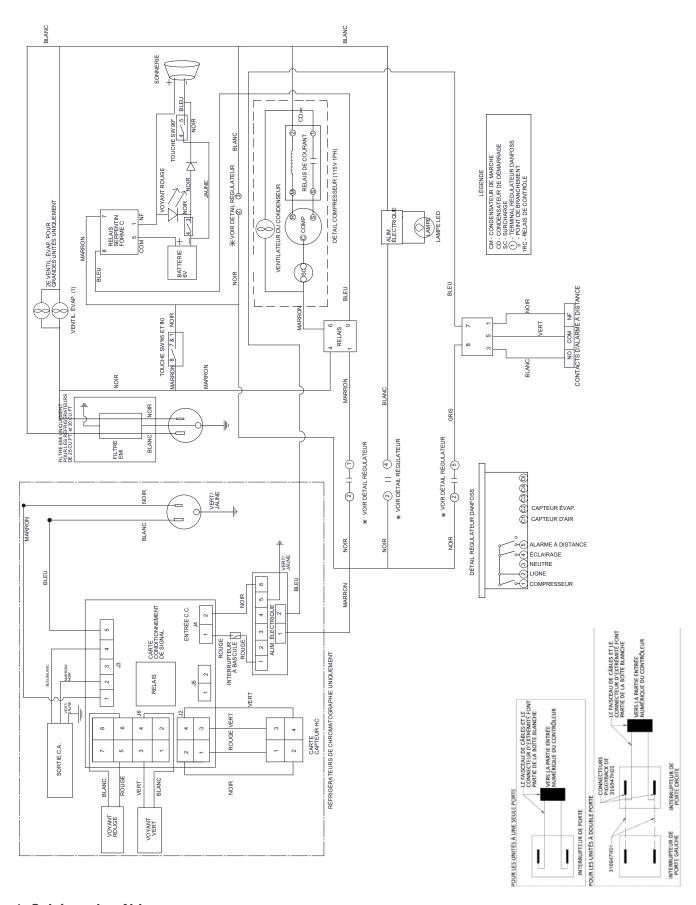


Figure 1. Schéma de câblage

Étagères

Toutes les unités sont livrées avec des étagères métalliques. Chaque unité comporte un nombre d'étagères différent. Reportez-vous au Tableau 3 pour obtenir plus d'informations.

La capacité maximale des étagères est de 45 kg pour les étagères pleines et de 22,5 kg pour les demi-étagères.

Pour une expédition en toute sécurité, les étagères sont emballées et fixées à l'intérieur de l'armoire. Insérez les crochets de support d'étagère (inclus dans le manuel à l'intérieur de l'unité) dans les supports d'étagère intégrés (situés sur les parois internes à l'intérieur de l'armoire) aux endroits souhaités.

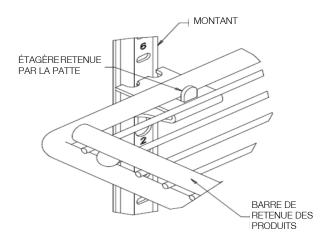


Figure 2. Agencement des étagères

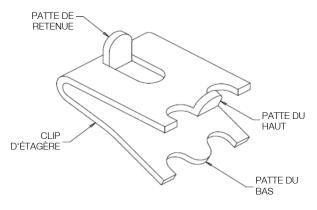


Figure 3. Clip d'étagère

Consignes d'installation



AVERTISSEMENT: Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est remplie.

- Déterminez un endroit approprié pour installer les clips d'étagère. Le numéro de référence sur le montant peut servir de guide afin de placer correctement tous les clips.
- 2. Insérez le haut du clip dans le trou souhaité du montant. Assurez-vous que la patte de retenue est orientée vers le haut.
- 3. Tournez le clip vers le bas et insérez la patte inférieure dans le trou approprié. Le clip peut coincer légèrement durant l'installation.
- Installez les étagères dans les clips avec la barre de retenue des produits tournée vers le haut. Attention à ne pas écraser les clips durant l'installation des étagères.
- Avant de remplir une étagère, vérifiez qu'elle repose bien sur les 4 clips et que les clips sont bien installés.



ATTENTION: Une mauvaise installation des clips peut endommager l'unité.



ATTENTION: Ne surchargez pas les étagères. L'unité est conçue pour utiliser toutes les étagères fournies et espacées de manière égale.

Fonctionnement de la porte

Les unités à portes battantes sont concues pour rester ouvertes si les portes sont ouvertes à au moins 90°. L'allongement du ressort ne peut pas être réglé.

Les portes coulissantes peuvent être ouvertes complètement vers la gauche ou vers la droite. Si la porte à fermeture automatique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que l'unité est bien de niveau.

Joint de porte



ATTENTION: L'intégrité du joint de porte est essentielle au bon fonctionnement de l'unité. Un joint non ajusté laisse passer l'air humide dans l'armoire, entraînant une accumulation de givre plus rapide au niveau des parois, des temps de fonctionnement plus longs, un maintien difficile de la température et une hausse des coûts de fonctionnement.

Alarme à distance

Toutes les unités sont dotées de contacts d'alarme à distance installés d'usine qui peuvent être utilisés pour les systèmes d'alarme à distance. La distance maximale entre une unité et une alarme à distance dépend du calibre de câble utilisé. Reportez-vous au Tableau 4 ci-dessous :

Les contacts de l'alarme à distance se situent à droite du panneau supérieur. Les trois terminaux sont : COMMON. OPEN ON FAIL (normalement fermé) et CLOSE ON FAIL (normalement ouvert).

Tableau 4. Calibre de câble et distance jusqu'à l'alarme à distance

Calibre du câble	Longueur totale du câble (m)	Distance jusqu'à l'alarme 1/2 longueur de câble (m)
20	161,5	80,75
18	256	128
16	405	202,5
14	646	323
12	1027	513,5

Pour installer l'alarme à distance, procédez aux branchements suivants:

- 1. Branchez le terminal COMMON de l'interrupteur de l'alarme sur le câble COMMON de l'alarme.
- Pour déclencher une alarme lorsque les contacts de l'interrupteur sont ouverts, branchez le terminal OPEN ON FAIL de l'armoire sur le câble OPEN ON FAIL de l'alarme.
- 3. Pour déclencher une alarme lorsque les contacts de l'interrupteur sont fermés, branchez le terminal CLOSE ON FAIL de l'armoire sur le câble CLOSE ON FAIL de l'alarme. Les câbles COMMON et CLOSE ON FAIL doivent être reliés ensemble dans cette application.
- 4. Branchez le câble d'alimentation du système d'alarme sur une prise électrique.
- 5. Les contacts se déclencheront en cas d'alarme de température élevée ou d'alarme de température basse.

Dernières vérifications

Avant de démarrer, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Vérifiez que l'unité est débarrassée de tout carton ou matériau d'expédition à l'intérieur et à l'extérieur.
- 2. Assurez-vous que les étagères sont placées à l'emplacement souhaité.
- 3. Vérifiez que l'unité est branchée sur un circuit distinct.

Démarrage

Premier démarrage

Pour démarrer l'unité, suivez les étapes ci-dessous :

- Branchez le câble d'alimentation principale c.a. Les ventilateurs de l'évaporateur démarrent dès que le câble d'alimentation est branché.
- Insérez la clé argentée dans l'interrupteur et placez-le sur la position MARCHE.
- 3. Patientez jusqu'à ce que l'unité atteigne sa température de fonctionnement avant de commencer à la remplir de produits. Pour stabiliser le profil de température, il est recommandé d'attendre 24 heures.
- Si vous souhaitez activer l'alarme coupure de courant, tournez l'interrupteur à clé à trois positions un tour de plus dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position All Alarm On (toutes les alarmes activées).
- Si vous avez une alarme à distance, branchez-la maintenant (voir la section Alarme à distance).
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer la porte de l'armoire à clé avec la clé argentée. Placez le double des clés dans un lieu sûr.

Toutes les commandes devraient désormais être fonctionnelles, l'alarme doit être activée (si désactivée), ainsi que tous les voyants visuels.

Réfrigérateurs de chromatographie

- 1. Branchez le câble d'alimentation principale c.a.
- Branchez le câble d'alimentation du disjoncteur différentiel de fuite à la terre c.a.
- 3. Vérifiez que l'interrupteur de réarmement est sur la position MARCHE.
- 4. Insérez la clé argentée dans l'interrupteur et placez-le sur la position MARCHE. L'écran affichera la température actuelle de l'armoire.

Remarque : le réfrigérateur de chromatographie est expédié avec un interrupteur de réarmement manuel situé à droite du panneau supérieur au-dessus des contacts de l'alarme à distance (voir la section Interrupteurs) sur la position MARCHE. L'interrupteur de réarmement manuel doit toujours être sur la position MARCHE.

- 5. Le voyant rouge situé sur le circuit de sécurité de chromatographie s'allume.
- 6. Au bout de 4 minutes, le voyant rouge du circuit de sécurité de chromatographie s'éteint et le voyant vert de ce même circuit s'allume.

Remarque: lors du premier allumage, la prise du disjoncteur différentiel de fuite à la terre ne sera alimentée qu'au bout de 4 minutes environ.

L'équipement opérationnel à l'intérieur du réfrigérateur peut faire varier le profil de température de l'unité. Surveillez le réfrigérateur afin de détecter une telle variation.

Recommandations relative au remplissage et au vidage des produits

Lorsque vous remplissez votre unité, veillez à respecter les recommandations suivantes:

- Répartissez la charge aussi uniformément que possible. L'uniformité de la température dépend de la circulation de l'air. Celle-ci peut être obstruée si l'unité est surchargée de produits, notamment en haut de l'armoire.
- Pour des applications critiques, veillez à ce que les systèmes d'alarme fonctionnent et sont activés avant de remplir votre unité.
- Vérifiez qu'il y a bien un espacement entre le haut des produit et le bas des composants de stockage internes. L'absence d'espacement peut altérer les performances de l'unité ou empêcher le fonctionnement du composant de stockage.

Fonctionnement

Panneau de commande

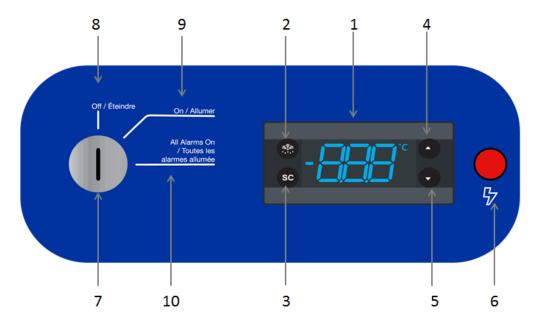


Figure 4. Panneau de commande

 Écran: lors du fonctionnement normal, l'écran affiche la température de l'armoire en degrés Celsius telle que mesurée par le capteur principal. Lorsque l'alarme et le compresseur sont actifs, les voyants correspondants s'affichent. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les symboles des voyants. Un code d'affichage apparaît également lors du fonctionnement en fonction du type d'alarme.

Voyant dégivrage	Voyant alarme	Voyant compresseur
光光	•	
Allumé fixe : dégivrage actif Éteint : pas de dégivrage	Allumé fixe : alarme présente Clignotant : alarme désactivée	Allumé fixe: compresseur actif Clignotant: temporisation, protection ou activation bloquée
	Éteint : pas d'alarme	Éteint : pas d'alarme

- Dégivrage : ce bouton permet de revenir aux réglages des paramètres..
- 3. **SC**: ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le voyant de l'armoire d'un simple geste. Il permet également de sélectionner une option dans les paramètres.
- 4. **Haut :** permet de faire défiler les éléments du menu et d'augmenter les valeurs.
- Bas: permet de faire défiler les éléments du menu et de diminuer les valeurs.
- 6. **Voyant coupure de courant :** ce voyant indique une coupure de courant au niveau de l'unité. Le clignotement indique une coupure de courant.
- 7. **Interrupteur à clé :** permet de mettre le contrôleur sous tension et d'allumer et d'éteindre l'alarme coupure de courant.

Remarque: ce n'est pas un périphérique de déconnexion principal. Par conséquent, même si l'interrupteur à clé est éteint, le ventilateur de l'évaporateur sera allumé car il est branché. Débranchez le câble d'alimentation pour éteindre complètement l'unité.

- 8. Arrêt: met le contrôleur hors tension.
- 9. **Allumage :** met sous tension le contrôleur et est utilisé pour désactiver l'alarme coupure de courant.
- Toutes les alarmes allumées : allume l'alarme coupure de courant sonore.

Température de consigne

Tous les réfrigérateurs de laboratoire ont une température de consigne par défaut d'usine de 5 °C. Il est déconseillé de modifier le point de consigne. Si vous devez tout de même modifier le point de consigne, suivez les instructions ci-dessous. Le point de consigne peut être réglé entre 4 ° C et 5,5 ° C uniquement

L'écran affiche la température actuelle.



Appuyez sur le bouton haut / bas pour augmenter / diminuer la température de consigne.



Au bout de 30 secondes, l'écran affiche de nouveau automatiquement la température actuelle.



Alarmes

Le système d'alarme est conçu pour fournir des signaux d'avertissement visuels et sonores en cas de coupure de courant et d'augmentation de la température. L'alarme est équipée d'une pile de secours.

Le système d'alarme coupure de courant est activé uniquement si l'interrupteur à clé est sur la position alarme coupure de courant MARCHE.

Les alarmes de température basse, température haute et porte entrouverte sont réglées sur la position MARCHE par défaut dès que le contrôleur est allumé. Elles ne peuvent pas être désactivées.

Les valeurs des alarmes basse et haute par défaut sont 2 °C et 10 °C. Ces valeurs peuvent être réglées en suivant les instructions de la section Température de consigne.

Remarque : le modèle avec portes coulissantes n'est pas doté de l'alarme porte ouverte.

Le signal d'avertissement sonore alerte en cas de coupure de courant, de déclenchement d'alarme de température ou si la porte reste entrouverte pendant plus d'une minute.

Les codes des alarmes pour température haute, température basse, défaut capteur, porte entrouverte figurent dans le Tableau 5.

Tableau 5. Codes des alarmes

Code de alarme	Déclenchement	Acquittement automatique	Résultats	Commentaires
"Hi"	Température de l'air supérieure à "ALA->Hat" pour "ALA->Htd"	Défini par l'utilisateur	"Hi" clignotant avec la température la plus haute ; Si défini : le relais d'alarme se ferme, l'avertisseur retentit.	Alarme température haute
"Lo"	Température de l'air inférieure à "LAt" pour "Ltd"	Défini par l'utilisateur	"Lo" clignotant avec la température la plus basse ; Si défini : le relais d'alarme se ferme, l'avertisseur retentit.	Alarme température basse
"dor"	Porte ouverte plus longtemps que "ALA->dod"	Toujours	"dor" clignotant. Si défini : le relais d'alarme se ferme, l'avertisseur re- tentit.	Alarme porte ouverte
"E01"	Erreur "S1"	Toujours	"E01" clignotant. Si défini : le re- lais d'alarme se ferme, l'avertis- seur retentit.	"S1" défaut capteur = (court ou ouvert)
"E02"	Erreur "S2"	Toujours	"E02" clignotant. Si défini : le re- lais d'alarme se ferme, l'avertis- seur retentit.	"S2" défaut capteur = (court ou ouvert)

Désactivation de l'alarme

Pour couper le son de l'alarme coupure de courant, placez l'interrupteur à clé sur la position MARCHE. L'alarme coupure de courant ne sera plus audible mais le voyant rouge sera allumé sur le panneau de commande.

Il est possible de couper le son des alarmes température haute, température basse, défaut capteur et porte entrouverte en appuyant sur une touche du contrôleur.

Lorsque l'alarme est activée, le code de l'alarme clignote alternativement avec la température et le symbole de l'alarme.



Une fois le son de l'alarme coupé, le code s'arrête de clignoter mais la température et le symbole de l'alarme restent affichés. Aucun deuxième son audible ne se produit une fois mis en sourdine.



Réglages des paramètres du contrôleur

Pour accéder aux réglages du contrôleur, vous devez saisir un mot de passe. Le niveau d'accès déterminera quels paramètres vous pouvez voir et modifier.

Tableau 6. Liste des paramètres

Catégorie	Abrév.	Description	Toutes les portes simples	Toutes les portes coulissantes	Tous les modèles à double et triple portes
tHE		Réglages du thermostat			
	SEt	Point de consigne	5 °C	5 °C	5 °C
	SPr	Réglage du point de consigne	0,2 °C	0 °C	0 °C
	diF	Différentiel	1,1 °C	1,1 °C	1,1 °C
	HSE	Point de consigne haut	6 °C	6 °C	6 °C
	LSE	Point de consigne bas	2 °C	2 °C	2 °C

Protection par mot de passe

L'unité est protégée par un mot de passe à l'exception du point de consigne qui peut être modifié sans mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0.

Pour modifier les paramètres, vous devez saisir un mot de passe.

- 1. Appuyez sur le bouton haut / bas pendant 5 secondes.
- 2. L'écran affiche "PAS" puis, après quelques secondes, il passe à 000.
- 3. Appuyez sur le bouton SC pour confirmer.

Vous êtes à présent dans le menu paramètres du contrôleur.

Pour modifier le mot de passe, vous devez aller dans les réglages des paramètres.

- 1. Saisissez le mot de passe actuel, tel qu'indiqué plus haut, et accédez au menu.
- 2. Faites défiler jusqu'au groupe "ASi".
- 3. Appuyez sur le bouton SC pour confirmer.
- 4. Faites défiler jusqu'au paramètre "PS1" et appuyez sur le bouton SC pour confirmer.
- 5. Appuyez sur les boutons haut / bas pour saisir le mot de passe souhaité.
- 6. Appuyez sur le bouton SC pour confirmer.

Au bout de 30 secondes, l'écran affiche de nouveau automatiquement la température actuelle. Si ce n'est pas le cas, appuyez deux fois sur le bouton dégivrage.

Tableau 6. Liste des paramètres

Catégorie	Abrév.	Description	Toutes les portes simples	Toutes les portes coulissantes	Tous les modèles à double et triple portes
dEF		Réglages du dégivrage			
	dFt	Type dégiv.	nAt	nAt	nAt
	Add	Dégivrage adapté	Oui	Oui	Oui
	dtt	Temp. fin dégiv.	4 °C	4 °C	4 °C
	drt	Temp. réini. dégiv.	2 °C	2 °C	2 °C
	dii	Intervalle min. dégiv.	1 heure	1 heure	1 heure
	dAi	Intervalle max. dégiv.	1 heure	1 heure	1 heure
	dit	Temps min. dégiv.	5 min	5 min	5 min
	dAt	Temps max. dégiv.	30 min	30 min	30 min
	dot	Temps d'écoulement	0 min	0 min	0 min
	fdd	Temporisation des ventilateurs après dégivrage	0 sec	0 sec	0 sec
	ftd	Temp. démarrage des ventilateurs	10 °C	10 °C	10 °C
	dFa	Ventilateur de dégivrage allumé	Oui	Oui	Oui
	dCt	Temps d'allumage compresseur en dégiv.	Non	Non	Non
	doC	Temps de fonctionnement du comp. en dégiv.	1 heure	1 heure	1 heure
	dEt	Temp. évaporateur en dégiv.	0 °C	0 °C	0 °C
	ddt	Delta T du dégivrage	3,0 k	3,0 k	3,0 k
	idi	Intervalle de dégivrage initial	0 heure	0 heure	0 heure
	idd	Durée de dégivrage initial	0 cycle	0 cycle	0 cycle
СоР		Réglages du compresseur			
	uPt	Protection de tension	Non	Non	Non
	uLi	Tension de démarrage min.	0 V c.a.	0 V c.a.	0 V c.a.
	uLo	Tension d'arrêt min.	0 V c.a.	0 V c.a.	0 V c.a.
	uHi	Tension maximum	270 V c.a.	270 V c.a.	270 V c.a.
	EHd	Type d'erreur du capteur	SEt	SEt	SEt
	Ert	Erreur temps de fonctionnement	10 min	10 min	10 min
	ESt	Erreur temps d'arrêt	7 min	7 min	7 min
	CSt	Temps d'arrêt min.	2 min	2 min	2 min
	crt	Temps de fonctionnement min.	2 min	2 min	2 min
	Cot	Temps d'arrêt max.	0 min	0 min	0 min

Tableau 6. Liste des paramètres

Catégorie	Abrév.	Description	Toutes les portes simples	Toutes les portes coulissantes	Tous les modèles à double et triple portes
	Cdd	Temporisation porte ouverte comp.	0 min	0 min	0 min
	Srt	Reprise système après porte ouverte	0 min	0 min	0 min
	Pod	Délai de mise sous tension	60 sec	60 sec	60 sec
	Pot	Température à la mise sous tension	16 °C	16 °C	16 °C
diS		Réglages de l'écran			
	diC	Contrôle auto intensité de l'écran	Non	Non	Non
	din	Intensité de l'écran	8	8	8
	CFu	Unité écran	С	С	С
	trS	Temp. capteur à l'écran	Sco	Sco	Sco
	rES	Résolution de l'écran	1	1	1
	rLT	Limite écran	Non	Non	Non
	ddL	Délai d'affichage	1 min	1 min	1 min
	doF	Décalage d'affichage	0,0 K	0,0 K	0,0 K
	dLt	Temps de verrouillage après dégivrage	15 min	15 min	15 min
	SEC	Afficher le mode économie/nuit	Non	Non	Non
	SHo	Afficher le mode vacances	Non	Non	Non
	Sdf	Afficher le dégivrage	Non	Non	Non
	SCS	Afficher le symbole compresseur	Oui	Oui	Oui
	SFS	Afficher le symbole ventilateur	Non	Non	Non
	SdS	Afficher le symbole dégivrage	Non	Non	Non
	SES	Afficher le symbole ECO	Non	Non	Non
	idP	Éléments affichés du menu Info	15	15	15
	SSC	Afficher fenêtre déroulante	Non	Non	Non
ALA		Réglages des alarmes			
	HAt	Alarme temp. haute	10 °C	10 °C	10 °C
	LAt	Alarme temp. basse	2 °C	2 °C	2 °C
	Htd	Temporisation de l'alarme temp. haute	0 min	0 min	0 min
	Ltd	Temporisation de l'alarme temp. basse	0 min	0 min	0min
	dod	Temporisation porte ouverte	1 min	1 min*	1 min
	ACA	Acquittement auto de l'alarme	Oui	Oui	Non

Remarque: *les modèles à portes coulissantes de 1 274 litres ne sont pas équipés d'alarme porte entrouverte.

Entretien

Nettoyage de l'intérieur de l'armoire



AVERTISSEMENT: débranchez l'équipement de son alimentation principale avant de procéder à l'entretien de l'unité ou de ses commandes, sauf indication contraire.

Pour nettoyer l'intérieur de l'armoire, retirez les étagères, utilisez une solution à base d'eau et de détergent doux. Rincez les composants de stockage intérieurs et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux.

Nettoyage de l'unité (réfrigérateurs de chromatographie)

Utilisez une solution à base d'eau et de détergent doux pour le nettoyage. Pulvérisez légèrement les composants de stockage intérieurs et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux ou pulvérisez le chiffon en premier puis essuyez les surfaces intérieures.

Ne pulvérisez pas ou ne versez pas directement dans les trous et écarts du circuit de sécurité de chromatographie lors du nettoyage. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer autour du boîtier du capteur et de la prise.

Si le voyant du capteur s'allume rouge après le nettoyage, réarmez manuellement le circuit de sécurité à l'aide de l'interrupteur de réarmement manuel situé à droite du panneau supérieur.

Nettoyage du condenseur



ATTENTION: nettoyez les condenseurs au moins tous les six mois; plus souvent si la zone du laboratoire est poussiéreuse. Dans les zones à trafic intense, les condenseurs se salissent plus rapidement. L'absence de nettoyage du condenseur peut entraîner une surchauffe de l'équipement ou des températures imprévisibles.



ATTENTION: ne nettoyez jamais autour du condenseur avec vos doigts. Certaines surfaces sont tranchantes.

Le condenseur se situe sur la partie inférieure, à l'avant de l'unité.

Pour nettoyer le condenseur, procédez comme suit :

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Aspirez le condenseur et nettoyez toute la poussière.
- 3. Rétablissez l'alimentation.

Dégivrage automatique

Le processus de dégivrage de tous les modèles s'effectue principalement par la circulation de l'air lors des cycles d'arrêt. Ce processus sans chaleur permet d'éviter que la température soit affectée par le cycle de dégivrage. Le cycle de dégivrage fonctionne sur une méthode de dégivrage adaptée qui est contrôlée par la température et le temps.

Lorsque le capteur de l'évaporateur descend en dessous de 0 °C, le cycle de dégivrage est lancé. Initialement, le cycle de dégivrage continue pendant au moins 5 minutes puis il se termine une fois que la température du capteur de l'évaporateur atteint 4 °C. Si le capteur de l'évaporateur n'atteint pas la température de 4 °C dans les 30 minutes après le lancement du cycle de dégivrage, ce dernier se termine.

Entretien des joints d'étanchéité

Vérifiez régulièrement les joints autour de la porte pour détecter les crevaisons ou les déchirures. Les fuites sont repérables par de la condensation ou du givre qui se forme au point critique du joint. Vérifiez que l'armoire est de niveau.

Veillez à ce que les joints d'étanchéité demeurent propres et sans givre en les essuyant délicatement avec un chiffon doux.

Pour vérifier le joint de porte, procédez comme suit :


- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Insérez une bande de papier (de 5 cm de largeur environ) entre le joint de porte et le rebord de l'armoire puis fermez la porte.
- 3. Tirez doucement sur la bande de papier depuis l'extérieur. Vous devriez ressentir une certaine résistance.
- 4. Répétez ce test tous les 10 cm tout autour de la porte. Si la porte ne se ferme pas correctement, remplacez le joint.

Entretien de la pile de l'alarme

L'unité est livrée avec (4) piles AA Alcaline de 1,5 V. La durée d'autonomie du système d'alarme à pile est de 60 heures. La pile doit être remplacée après une alarme active ou tous les 12 mois, selon ce qui arrive en premier.

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Localisez la vis moletée/papillon située à gauche du panneau supérieur.

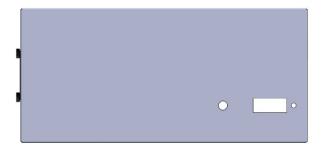

Retirez-la en la dévissant à la main.



3. Une fois les vis retirées, portez des gants et tirez doucement le support jusqu'à apercevoir complètement les piles.



Remplacez les piles et refermez doucement le support. Une fois le support fermé, alignez les trous sur le support et le panneau supérieur puis vissez à l'aide de la vis moletée/papillon.

Préparation pour le stockage

Si l'unité doit être stockée en condition d'arrêt, laissez l'unité chauffer et sécher avec la porte ouverte avant de l'entreposer.

Remplacement du capteur (réfrigérateurs de chromatographie)

Le capteur doit être remplacé si la température descend en dessous de zéro à l'intérieur de l'armoire. Utilisez les alarmes du système pour vous assurer que la température à l'intérieur de l'unité reste au-dessus de 0 °C. Si l'unité est exposée au gel, les capteurs doivent être remplacés.

Si l'écran affiche une erreur et fait retentir une alarme (en cas de défaut de sonde d'une commande, du dégivrage, d'un flacon ou de température ambiante), le capteur doit être remplacé.

Entretien du capteur (réfrigérateurs de chromatographie)

Le capteur doit être remplacé tous les cinq ans par un prestataire de services qualifié.

Dépannage



AVERTISSEMENT : les procédures de dépannage impliquent de travailler avec des hautes tensions qui peuvent causer des blessures ou la mort. Les services de dépannage doivent être assurés uniquement par du personnel agréé de l'usine.

Cette section vous guide dans le dépannage des problèmes de l'équipement. Les pièces doivent être remplacées uniquement par des pièces identiques.

Tableau 7. Procédure de dépannage

Problème	Cause	Solution	
I hunitá na fanationna na acc	Alimentation électrique	Vérifiez que le câble est bien branché. Branchez un autre appareil sur la prise pour voir si cela fonctionne.	
L'unité ne fonctionne pas ou le voyant de coupure de courant est allumé	Unité surchargée	Testez la tension et vérifiez qu'elle est adaptée à votre unité. Vérifiez qu'il n'y a pas d'accumulation de givre sur les serpentins de réfrigération. Éteignez l'unité et laissez-la se dégivrer. Retirez les produits de l'étagère du haut de l'unité.	
L'unité fonctionne constamment	Condensateur sale	Nettoyez le condenseur.	
La température de l'unité est	Réglage de la commande trop élevé	Réinitialisez la commande	
trop élevée	Circulation de l'air inadéquate	Améliorez le mouvement de l'air.	
	Commande de température	Vérifiez que la commande est réglée correctement.	
	Condenseur obstrué	Vérifiez que le condenseur est propre.	
La température fluctue/ refroidissement insuffisant	Autres causes	Si la commande de température est réglée correc- tement et si le condenseur est propre mais que la température continue de fluctuer, appelez un représentant d'entretien agréé.	
L'équipement est trop bruyant	L'équipement n'est pas de niveau	Placez l'équipement sur une surface de niveau ou utilisez un pied réglable.	
Le réfrigérateur congèle	Commande de température	Réinitialisez la commande	
	La porte est ouverte	Vérifiez que la porte est bien fermée.	
	Vérification du joint de porte	Vérifiez le point de la porte.	
	Produit chaud placé récemment à l'intérieur de l'unité	Laissez le temps à l'unité de revenir à la température.	
L'unité chauffe	Alimentation électrique	Vérifiez la tension de l'unité. En l'absence de tension au niveau de l'unité, appelez un électricien.	
	Le compresseur ne fonctionne pas	Si le compresseur ne fonctionne pas et que l'alarme sonore d'alimentation est allumée, demandez à un électricien de vérifiez la tension de l'unité.	
		Si le compresseur ne fonctionne pas et que l'alarme coupure de courant est éteinte, appelez le service clients pour obtenir de l'aide.	
Unité bruyante	Pièces ou fixations desserrées	Trouvez e resserrez.	

Soins de Fin de vie

Veillez à respecter les réglementations locales lors de l'élimination d'une ancienne unité. Voici quelques suggestions :

- 1. Retirez les articles et dégivrez l'unité. Veillez à nettoyer tout produit présentant un risque biologique.
- 2. Retirez la porte de l'armoire afin d'éviter qu'une personne ne se retrouve enfermée à l'intérieur de l'unité.
- 3. Demandez à un technicien certifié de retirer le réfrigérant et le compresseur, puis vidangez l'huile du compresseur du système. Jetez les composants conformément aux réglementations locales.

Garantie

Garantie nationale • 24 mois sur les pièces et la main d'œuvre, 5 ans sur le compresseur

Garantie internationale • 24 mois sur les pièces

Au cours des vingt-quatre (24) premiers mois à compter de l'expédition, Thermo Fisher Scientific Inc, par l'intermédiaire de son distributeur agréé ou d'organismes de services, réparera ou remplacera, à sa discrétion et à ses frais, toute pièce présentant un vice de matière ou de fabrication. Thermo Fisher Scientific Inc se réserve le droit d'utiliser des pièces de rechange, qui sont d'occasion ou reconditionnées. Les pièces de rechange ou réparées seront garanties pendant uniquement pour la durée restante de la garantie d'origine.

La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par (i) un accident, une mauvaise utilisation, un incendie, une inondation ou des cas de force majeure : (ii) une installation, un fonctionnement ou une maintenance non appropriés des produits, conformément aux consignes imprimées fournies ; (iii) des causes externes aux produits comme, notamment, une panne d'électricité ou des surtensions électriques ; (iv) un stockage et une manutention inappropriés des produits ; (v) une utilisation des produits avec un équipement ou un logiciel non fourni par Thermo Fisher; ou (vi) une installation, une maintenance, une réparation, un service, un déplacement ou une modification des produits par une personne autre que Thermo Fisher ou son représentant agréé. Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez le centre de services ou le distributeur agréé le plus proche. Les registres d'expédition de Thermo Fisher Scientific, Inc indiquant la date d'expédition sont déterminants pour la constatation de la période de garantie. Sur décision de Thermo Fisher, toutes les pièces non conformes doivent être renvoyées à Thermo Fisher, port prépayé, et les pièces de rechange sont expédiées franco à bord à Thermo Fisher.

Limitation de responsabilité:

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE. LA SOCIÉTÉ N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. THERMO FISHER NE GARANTIT PAS QUE SES PRODUITS SONT EXEMPTS D'ERREUR NI QU'ILS ATTEINDRONT UN RÉSULTAT PARTICULIER.

THERMO FISHER NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COM-PRIS, NOTAMMENT, DE DOMMAGES POUR PERTES DE BÉNÉFICES OU PERTE DE PRODUITS.

Conformité réglementaire

Sécurité des produits

Essais des produits

Cette famille de produits a été testée selon les normes de sécurité des produits applicables par Underwriters Laboratories (UL), un laboratoire d'essais reconnu au niveau national (Nationally Recognized Test Laboratory - NRTL).



Réfrigérants à base d'hydrocarbures

Conformément au code des règlements fédéraux américain 40 Partie 82, ce réfrigérateur utilise le réfrigérant à base d'hydrocarbure naturel R290. En raison de la nature des réfrigérants à base d'hydrocarbures, toute réparation mécanique, comme une recharge ou le remplacement du compresseur, doit être réalisée uniquement par un technicien de réfrigération certifié. La sécurité de cet équipement est citée par Underwriter Laboratory (UL) en vertu de la norme UL471, section SB, - "natural refrigerant" ("réfrigérant naturel").

Compatibilité électromagnétique

Déclaration de la FCC (États-Unis)



Toute transformation ou modification apportée à l'appareil sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à l'utiliser.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de Classe A, selon la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement fonctionne dans une installation commerciale. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Avis ISDE IC au Canada

This ISM device complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Rendement énergétique

ENERGY STAR

Cette famille de produits a été évaluée volontairement et estimée conforme par un organisme de certification approuvé par EPA selon la spécification relative aux réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire 1.1 de EPA ENERGY STAR.



Autres réglementations et marquages

Ce produit ne possède pas le marquage CE car il ne fonctionne pas dans une plage de tension adaptée à la vente aux États membres de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE). Veuillez contacter le fabricant pour toute question relative à la conformité à d'autres réglementations.

Évaluation et restriction des produits chimiques -Réglementations et directives

Conformité DEEE

WEEE Compliance. This product is required to comply with the European Union's Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU. It is marked with the following symbol. Thermo Fisher Scientific has contracted with one or more recycling/disposal companies in each EU Member State, and this product should be disposed of or recycled through them.

Great Britain



WEEE Konformittät. Dieses Produkt muss die EU Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Richtlinie 2012/19/EU erfüllen. Das Produkt ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet. Thermo Fisher Scientific hat Vereinbarungen getroffen mit Verwertungs-/Entsorgungsanlagen in allen EU-Mitgliederstaaten und dieses Produkt muss durch diese Firmen widerverwetet oder entsorgt werden.

Deutschland



Conformità WEEE. Questo prodotto deve rispondere alla direttiva dell' Unione Europea 2012/19/EU in merito ai Rifiuti degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici (WEEE). È marcato col seguente simbolo. Thermo Fischer Scientific ha stipulato contratti con una o diverse società di riciclaggio/smaltimento in ognuno degli Stati Membri Europei. Questo prodotto verrà smaltito o riciclato tramite queste medesime.

Italia



Conformité WEEE. Ce produit doit être conforme à la directive euro-péenne (2012/19/EU) des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Il est marqué par le symbole suivant. Thermo Fisher Scientific s'est associé avec une ou plusieurs compagnies de recyclage dans chaque état membre de l'union européenne et ce produit devraitêtre collecté ou recyclé par celles-ci.

France



BESOIN D'ASSISTANCE:

Les produits de Fisher Scientific bénéficient d'une équipe d'assistance technique internationale à votre disposition. Nous proposons des accessoires pour le stockage frigorifique, notamment des alarmes à distance, des enregistreurs de température et des services de validation.

Rendez-vous sur www.fishersci.com ou composez le :

Pays	Ventes
Amérique du Nord	+1 866 984 3766
Inde, numéro gratuit	1800 22 8374
Inde	+91 22 6716 2200
Chine	+800 810 5118, +400 650 5118
Japon	+81 3 5826 1616
Australie	+61 39757 4300
Autriche	+43 1 801 40 0
Belgique	+32 53 73 42 41
France	+33 2 2803 2180
Allemagne international	+49 6184 90 6000
Allemagne, numéro national gratuit	0800 1 536 376
Italie	+32 02 95059 552
Pays-Bas	+31 76 579 55 55
Pays nordiques/baltes/Communauté des États indépendants	+358 9 329 10200
Russie	+7 812 703 4215
Espagne/Portugal	+34 93 223 09 18
Suisse	+41 44 454 12 22
RU/Irlande	+44 870 609 9203
Nouvelle Zélande	+64 9 980 6700
Autres pays asiatiques	+852 2885 4613
Pays non cités	+49 6184 90 6000



Fisher Scientific Inc. 275 Aiken Road Asheville, NC 28804 États-Unis

